

repetman®

Gebrauchsanleitung
User's Guide
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo



Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen und alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise befolgen!

Please read carefully before use, and follow all operating and safety instructions!

Veuillez lire attentivement avant utilisation, et suivre toutes les instructions d'emploi et de sécurité.

Por favor leer cuidadosamente antes de la utilización y seguir todas las normas de manejo y de seguridad.

 **GILSON®**

INHALT

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 4
FUNKTION UND EINSATZGRENZEN 7
EINSATZAUSSCHLÜSSE 8
BEDIENELEMENTE 9
INBETRIEBNAHME 10
Akku-Pack einsetzen 10
Akku-Pack laden 11
Laden im REPETMAN 12
Akku-Pack wechseln 14
EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN 15
EINLEGEN DER SPITZEN 16
ENTNAHME DER SPITZEN 18
FUNKTIONEN DES REPETMAN 19
AUFSAUGEN DER FLÜSSIGKEIT 20
DISP-MODUS 22
AUTO-DISP-MODUS 24
PIP-MODUS 26
VERÄNDERUNG STEP-VOLUMEN 27
VERÄNDERUNG AUFSAUG- UND ABGABEGESCHWINDIGKEIT 28
ÄNDERUNG DES FUNKTIONSMODUS 30
SELEKTION VON KOMPATIBLEN SPITZEN 31
RESTITUTION 33
FREISTRALHDOSIERUNG 33
WARTUNG UND REINIGUNG 33
WERKSZUSTAND 33
STÖRUNG - WAS TUN? 34
TECHNISCHE DATEN 42
GENAUIGKEITSTABELLE 43
BESTELLDATEN 44
ZUR REPARATUR EINSENDEN 46
ENTSORGUNG 47
MÄNGELHAFTUNG 48

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS 4
PURPOSE AND LIMITATIONS OF USE 7
OPERATING EXCLUSIONS 8
OPERATING ELEMENTS 9
INITIAL OPERATION 10
Insert the battery pack 10
Charge the battery pack 11
Charge REPETMAN 12
Replace the battery pack 14
SWITCHING ON/OFF 15
INSERTING TIPS 16
REMOVING TIPS 18
FUNCTIONS OF REPETMAN 19
ASPIRATING LIQUID 20
DISP MODE 22
AUTO-DISP MODE 24
PIP MODE 26
ADJUSTING STEP VOLUME 27
ADJUSTING ASPIRATION AND DISPENSING SPEED 28
CHANGING MODE 30
USE OF COMPATIBLE TIPS FROM OTHER MANUFACTURERS 31
RESIDUAL STROKE 33
FREE –JET DISPENSING 33
MAINTENANCE AND CLEANING 33
DEFAULT SETTINGS 33
TROUBLESHOOTING 36
TECHNICAL DATA 42
ACCURACY TABLE 43
ORDERING DATA 44
RETURN FOR REPAIR 46
DISPOSAL 47
WARRANTY 48

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLES DE SÉCURITÉ 4
OBJECTIFS ET LIMITES D'EMPLOI 7
RESTRICTIONS D'EMPLOI 8
ÉLÉMENTS DE COMMANDE 9
PREMIÈRE MISE EN SERVICE 10
Insérer la batterie 10
Recharger la batterie 11
Recharger REPETMAN 12
Remplacer la batterie 14
MARCHÉ ET ARRÊT 15
INSTALLATION DES SERINGUES 16
ENLÈVEMENT DES SERINGUES 18
FONCTIONS DU REPETMAN 19
ASPIRATION DU LIQUIDE 20
MODE DISP 22
MODE AUTO-DISP 24
MODE PIP 26
RÉGLAGE DU VOLUME D'UN ALIQUOT 27
RÉGLAGE DE LA VITESSE D'ASPIRATION ET DE DISTRIBUTION 28
CHANGEMENT DE MODE 30
COMPATIBILITÉ AVEC DES SERINGUES D'AUTRES FABRICANTS 31
SURPLUS DE COURSE 33
DISTRIBUTION À JET LIBRE 33
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 33
AJUSTAGES EN USINE 33
PROBLÈMES POSSIBLES - QUE FAIRE? 38
DONNÉES TECHNIQUES 42
TABLE DE PRÉCISION 43
RÉFÉRENCES 44
RETOUR EN RÉPARATION 46
MISE AUX REBUTS 47
GARANTIE 48

CONTENIDO

NORMAS DE SEGURIDAD 4
UTILIZACIÓN Y LIMITACIONES DE USO 7
EXCEPCIONES DE USO 8
ELEMENTOS DE MANEJO 9
PUESTA EN SERVICIO INICIAL 10
Colocar la unidad de baterías 10
Cargar la unidad de baterías 11
Cargard dentro del REPETMAN 12
Reemplazar la unidad de baterías 14
ENCENDIDO Y APAGADO 15
COLOCACIÓN DE LAS PUNTAS 16
EXTRACCIÓN DE LAS PUNTAS 18
FUNCIONES DEL REPETMAN 19
ASPIRACIÓN DE MUESTRA 20
MODO DISP 22
MODO AUTO-DISP 24
MODO PIP 26
AJUSTE DEL VOLUMEN DE PASO 27
AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE ASPIRACIÓN Y DE DOSIFICACIÓN 28
CAMBIO DE MODO 30
UTILIZACIÓN DE PUNTAS COMPATIBLES DE OTROS FABRICANTES 31
SOBREEMBOLADA 33
DOSIFICACIÓN DE CHORRO LIBRE 33
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 33
AJUSTE DE FÁBRICA 33
¿QUÉ HACER EN CASO DE AVERÍA? 40
DATOS TÉCNICOS 42
TABLA DE PRECISIÓN 43
INFORMACIONES DE PEDIDO 44
ENVÍOS PARA REPARACIÓN 46
ELIMINACIÓN 47
GARANTÍA 48

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Dieses Gerät kann in Kombination mit gefährlichen Materialien, Arbeitsvorgängen und Apparaturen verwendet werden. Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle Sicherheitsprobleme aufzeigen, die hierbei eventuell auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften sicherzustellen und die entsprechenden Einschränkungen vor Gebrauch festzulegen.

1. Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch des Geräts gelesen haben und beachten.
2. Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften befolgen, z.B. Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen. Beim Arbeiten mit infektiösen oder gefährlichen Proben müssen die Standardvorschriften und Vorkehrungen eingehalten werden.
3. Angaben der Reagenzienhersteller beachten.
4. Gerät nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre betreiben. Keine leicht entzündlichen Medien pipettieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

This instrument may sometimes be used with hazardous materials, operations, and equipment. To address all of the safety problems associated with its use in such applications is beyond the scope of this manual. It is the responsibility of the user of this instrument to consult and establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

1. Every user must read and understand this operating manual prior to using the instrument and observe these instructions during use.
2. Observe general instructions for hazard prevention and safety instructions; e.g. wear protective clothing, goggles and gloves. When working with infectious or other hazardous samples, all appropriate regulations and precautions must be followed.
3. Observe all safety precautions provided by reagent manufacturers.
4. Never use the instrument in an atmosphere with danger of explosion. Highly flammable liquids must not be pipetted.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé avec des matériaux dangereux ou en relation avec des appareillages ou procédés dangereux. Cependant, ce mode d'emploi ne peut traiter tous les problèmes de sécurité pouvant résulter de l'utilisation de l'appareil dans ces cas d'application. Ce sera donc de la responsabilité de l'utilisateur de l'appareil de consulter et d'élaborer des consignes de sécurité et de santé et de déterminer les restrictions correspondantes avant l'emploi.

1. Chaque utilisateur doit avoir lu ce livret avant l'emploi de l'appareil et en observer les instructions.
2. Observer les instructions générales pour la prévention des dangers et les instructions de sécurité; par exemple: porter des vêtements de protection, des lunettes protectrices et des gants protecteurs. Lors de manipulation d'échantillons infectieux ou dangereux, les consignes ainsi que les mesures de précaution standard en vigueur dans les laboratoires doivent être observées.
3. Respecter toutes les mesures de précaution données par les fabricants du réactif.
4. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère pouvant provoquer des explosions. Les substances facilement inflammables ne doivent pas être pipetées.

NORMAS DE SEGURIDAD

Este instrumento puede utilizarse con materiales, procedimientos e instalaciones peligrosos. Las instrucciones presentes, sin embargo, no pueden enumerar todos los problemas de seguridad que pueden resultar de tales aplicaciones. Es entonces la responsabilidad del usuario del instrumento de consultar y establecer las medidas apropiadas de seguridad y salud, así como de determinar las limitaciones de aplicación correspondientes antes de su uso.

1. Todo usuario debe haber leído estas instrucciones de manejo antes de utilizar el aparato, y debe seguirlas.
2. Observar las instrucciones generales para la prevención de peligros y las instrucciones generales; por ej. llevar vestimenta, gafas y guantes de protección. Al trabajar con muestras infecciosas o peligrosas, deberán seguirse las normativas estándar de laboratorios y tomar las medidas pertinentes.
3. Observar todas las precauciones indicadas por los fabricantes de reactivos.
4. No hacer funcionar el aparato en atmósfera con peligro de explosión. No se deben pipetear medios fácilmente inflamables.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - FORTSETZUNG -

- Gerät nur zum Dosieren von Flüssigkeiten und nur im Rahmen der definierten Einsatzgrenzen und -ausschlüsse einsetzen. Einsatzausschlüsse beachten (siehe Seite 7, 8). Bei Zweifel unbedingt an den Hersteller oder Händler wenden.
- Stets so arbeiten, dass weder der Anwender noch andere Personen gefährdet werden. Spritzer vermeiden. Nur geeignete Gefäße verwenden.
- Beim Einsetzen und Arretieren einer Spitze bewegt sich der Kolben der Spitze. Bei Verwendung einer bereits benutzten Spitze muss gewährleistet sein, dass sich keine Restflüssigkeit in dieser befindet.
- Die **STEP** Taste des Gerätes nur drücken, wenn gewährleistet ist, dass von der abgegebenen Flüssigkeit keine Gefahr ausgeht.
- Die Berührung der Spitzenöffnung ist beim Arbeiten mit aggressiven Medien zu vermeiden.
- Nie Gewalt anwenden.
- Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden. Keine technischen Veränderungen vornehmen. Das Gerät darf nicht zerlegt werden.
- Vor Verwendung stets den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes prüfen. Sollten sich Störungen des Gerätes ankündigen, sofort aufhören zu dosieren und das Kapitel, **STÖRUNGEN WAS TUN?** Seite 34, 35 befolgen. Ggf. an den Hersteller wenden.

SAFETY INSTRUCTIONS - CONTINUED -

- Use the instrument only for dispensing liquids, with strict regard to the defined Operating Exclusions and Limitations. Observe operating exclusions (refer to page 7 and 8). If in doubt, contact the manufacturer or supplier.
- Always work in a way which neither endangers the user nor any other person. Avoid splashes. Use only suitable containers.
- When a tip is inserted and locked the plunger can move inside the tip. If the tip was previously used, make sure that no sample was left inside, or that the tip is directed to a receiving vessel.
- Only press the **STEP** key after ensuring that dispensing the sample will not result in any danger.
- Avoid touching the tip orifice when working with hazardous samples.
- Never use force on the instrument.
- Use only original manufacturer's accessories and spare parts. Do not attempt to make any technical alterations. Do not dismantle the instrument.
- Always check the instrument for visible damage before use. If there is a sign of a potential malfunction, immediately stop dispensing. Consult the **TROUBLESHOOTING** section of this manual on page 36 and 37, and contact the manufacturer if needed.

RÈGLES DE SÉCURITÉ - SUITE -

- N'utiliser l'appareil que pour doser des liquides en respectant strictement les interdictions et restrictions d'emploi définies. Observer les interdictions d'emploi (voir page 7 et 8). En cas de doute, se renseigner auprès du fabricant ou du fournisseur.
- Toujours travailler de telle manière que ni l'utilisateur ni d'autres personnes puissent être mis en danger. Eviter les éclaboussures. Utiliser uniquement des récipients appropriés.
- Quand une seringue est insérée et que sa position est verrouillée, le piston peut bouger à l'intérieur de la seringue. Si la seringue a déjà été utilisée, s'assurer préalablement qu'elle ne contient plus d'échantillon ou que la seringue est dirigée vers un récipient pouvant le recevoir.
- N'actionner le bouton **STEP** de l'appareil qu'après s'être assuré que la distribution de l'échantillon ne présente aucun risque.
- Lors de la manipulation d'échantillons dangereux, éviter de toucher le bout de la seringue.
- Ne jamais employer la force.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine. Ne pas effectuer de modifications techniques. Ne pas démonter l'appareil.
- Avant l'utilisation vérifier l'état correct de l'instrument. Si des problèmes apparaissent, arrêter immédiatement la distribution, et

NORMAS DE SEGURIDAD - CONTINUACIÓN -

- Utilizar el aparato únicamente para dosificar líquidos observando estrictamente las excepciones y limitaciones prescritas para el uso. Observar las excepciones de uso (ver pág. 7, 8). En caso de duda, dirigirse sin falta al fabricante o al distribuidor.
- Trabajar siempre de tal manera que no corran peligro ni el usuario ni otras personas. Evitar salpicaduras. Utilice solamente recipientes adecuados.
- Al colocar y fijar una punta, el émbolo podría moverse dentro de la misma. Si esta punta ya ha sido utilizada, asegurarse antes que ya no haya muestra en la misma o que la punta esté dirigida en un recipiente de recogida.
- Apretar el botón **STEP** únicamente después de haberse asegurado que la dosificación de la muestra no represente ningún peligro.
- Evitar tocar la abertura de la punta al trabajar con muestras peligrosas.
- No emplear nunca la fuerza.
- Utilizar sólo accesorios y recambios originales. No efectúe ninguna modificación técnica. ¡No desmonte el aparato!
- Antes de cada uso, comprobar el estado correcto de aparato. En el caso de que se produzcan averías en el aparato, inmediatamente dejar de dosificar, limpiar y seguir las instrucciones del capítulo **¿QUÉ HACER EN CASO DE AVERÍA?** véase pág. 40, 41.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

- FORTSETZUNG -

- Der Original-Akku darf nicht gegen nicht-wiederaufladbare Akkus oder wiederaufladbare Akkus anderer Hersteller ausgetauscht werden.
- Zum Aufladen der NiMH-Akkus darf nur das Original-Netzteil in Verbindung mit der mitgelieferten Original-Ladestation verwendet werden.
- Das Netzteil ist vor Feuchtigkeit zu schützen und darf nur in Verbindung mit diesem Gerät betrieben werden.
- Nur vollständig entladene Akkus entsprechend der Batterieverordnung entsorgen.

SAFETY INSTRUCTIONS

- CONTINUED -

- The original battery must not be replaced with non rechargeable batteries or rechargeable batteries of other manufacturers.
- To charge the NiMH battery pack use only the original AC adapter in combination with the original charging dock.
- The AC adapter has to be protected against moisture and must be used only for this instrument.
- Dispose of battery pack only when completely discharged, and according to applicable regulations.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- SUITE -

- consulter le chapitre **PROBLÈMES, QUE FAIRE ?** page 38 et 39). Si besoin, contacter le fabricant.
- Ne pas remplacer la batterie originale par des batteries non rechargeables ou provenant d'autres fabricants.
 - Pour charger la batterie NiMH, n'utiliser que le bloc secteur d'origine en combinaison avec le chargeur d'origine.
 - Le bloc d'alimentation doit être protégé de l'humidité et ne doit être utilisé que pour cet appareil.
 - Éliminer uniquement les batteries totalement déchargées conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

NORMAS DE SEGURIDAD

- CONTINUACIÓN -

- En caso necesario dirigirse al fabricante.
- No reemplazar el acumulador original por acumuladores no recargables o recargables de otros fabricantes.
 - Para cargar la unidad de baterías de NiMH, utilizar exclusivamente el equipo de red original en combinación con el cargador original.
 - Se debe utilizar el equipo de red únicamente con este aparato y protegerlo contra humedad.
 - Cuando las baterías estén totalmente descargadas, eliminarlas de acuerdo a las prescripciones en vigor.

Hinweis:
Achtung! Verletzungsgefahr:
Kolbenaufnahme im Gerät nicht
berühren!

Note:
Attention! Risk of injury.
Do not touch the plunger seat inside
the instrument!

Remarque:
Attention! Risque de blessure. Ne
jamais toucher la partie d'insertion
du piston à l'intérieur de l'appareil.

Nota:
¡Atención! Riesgo de lesiones.
No tocar el alojamiento del émbolo
del HandyStep® electronic.

Warnung!
Unsachgemäße Behandlung des
Gerätes oder der Akku-Packs
(Kurzschluss, mechan. Zerstörung,
Überhitzung, falsches Netzteil etc.)
kann in Extremfällen zur Explosion
des Akku-Packs führen.

Warning!
Improper use of the instrument
or the batteries (short circuit,
mechanical damage, overheating,
incorrect AC adapter etc.) may, in
extreme cases, lead to explosion of
the batteries.

Avertissement!
L'utilisation inadéquate de l'appareil
ou des batteries (court-circuit,
endommagement mécanique,
échauffement excessif, bloc secteur
inadéquat, etc.) peut, dans certains
cas, provoquer l'explosion des
batteries.

¡Advertencia!
La utilización inadecuada del
instrumento o de la unidad de
baterías (cortocircuito, daño
mecánico, sobrecalentamiento,
equipo de red inadecuado, etc.)
podría, en casos extremos, causar
la explosión de la unidad de baterías.

VERWENDUNGSZWECK

Beim REPETMAN® handelt es sich um einen mikroprozessorgesteuerten, akkubetriebenen Handdispenser. Gilson REPET-TIPS mit Typcodierung werden vom Gerät automatisch nach ihrem Nennvolumen erkannt und erlauben die schnellstmögliche Volumenselektion. Kompatible Dispenser-Tips anderer Hersteller können ebenfalls genutzt werden, nachdem man das entsprechende Volumen manuell ausgewählt hat.

Nachfolgend wird der Begriff „Spitzen“ zusammenfassend für REPET-TIPS mit Typcodierung und kompatiblen Dispenser-Tips verwendet.

EINSATZGRENZEN

Das Gerät dient zum schnellen und einfachen repetitiven Dosieren von Flüssigkeiten unter Beachtung folgender Grenzen:

- +15°C - +40°C (von Gerät und Reagen, zandere Temperaturen auf Anfrage).
- Dampfdruck bis 500 mbar.
- Viskosität:

20 mPa.s bei 50 mL REPET-TIPS
260 mPa.s bei 5 mL REPET-TIPS
977 mPa.s bei 1,25 mL REPET-TIPS

PURPOSE

REPETMAN® is a microprocessor controlled battery—operated repetitive pipette. The instrument automatically recognizes new Gilson REPET-TIPS, which are encoded for tip volume. This allows fastest possible volume selection. If you want to use compatible tips from other manufacturers, you must set the volume manually.

From now on, the term “tips” refers to REPET-TIPS with size encoding and compatible tips.

LIMITATIONS OF USE

The instrument is designed for quick and simple repetitive dispensing of samples, observing the following limitations:

- +15°C to +40°C (59°F to 104°F) (instrument and reagents, other temperatures on request).
- Vapor pressure up to 500 mbar.
- Viscosity:

20 mPa.s with 50 mL REPET-TIPS
260 mPa.s with 5 mL REPET-TIPS
977 mPa.s with 1.25 mL REPET-TIPS

OBJECTIFS

REPETMAN® est une pipette à répétition pilotée par microprocesseur, fonctionnant sur batterie. L'appareil reconnaît automatiquement toutes nouvelles seringues Gilson REPET-TIPS à codage indiquant le volume de la seringue. Ceci permet une sélection rapide du volume. Si vous voulez utiliser des seringues compatibles d'autres fabricants, il vous faut procéder à un réglage manuel du volume.

Par la suite, le terme «seringues» se réfère aux seringues REPET-TIPS à codage et à des seringues compatibles.

LIMITES D'EMPLOI

L'appareil sert pour la distribution répétitive de liquides de façon rapide et simple, en respectant les limites suivantes:

- +15°C à +40°C (appareil et réactifs, autres températures sur demande).
- Pression de vapeur 500 mbar max.
- Viscosité:

20 mPa.s avec REPET-TIPS 50 mL
260 mPa.s avec REPET-TIPS 5 mL
977 mPa.s avec REPET-TIPS 1,25 mL

UTILIZACIÓN

REPETMAN® es una pipeta repetitiva dirigida por un microprocesador y accionada por baterías. El instrumento identifica automáticamente nuevas puntas REPET-TIPS de Gilson con codificación indicando el volumen de la punta. Esto permite la selección más rápida posible del volumen. Si Ud. quiere utilizar puntas compatibles de otros fabricantes, tiene que efectuar un ajuste manual del volumen.

A continuación, el término “puntas” se refiere a puntas REPET codificación y puntas compatibles.

LIMITACIONES DE USO

El instrumento está diseñado para la dosificación repetitiva de muestras rápida y sencilla observando los siguientes límites:

- +15°C a +40°C (instrumento y reactivos, otras temperaturas sobre demanda),
- Presión de vapor hasta 500 mbar.
- Viscosidad:

20 mPa.s con puntas REPET-TIPS 50 mL
260 mPa.s con puntas REPET-TIPS 5 mL
977 mPa.s con puntas REPET-TIPS 1,25 mL

EINSATZAUSSCHLÜSSE

Bei richtiger Handhabung des Gerätes kommt die zu dosierende Flüssigkeit nur mit der Spitze und nicht mit dem REPETMAN electronic in Berührung. Der Anwender muss die Eignung des Gerätes für den Verwendungszweck selbst überprüfen.

Das Gerät niemals zum Dosieren von Flüssigkeiten einsetzen, die Polypropylen, Polyethylen oder Polycarbonat (Gehäuse) angreifen. Aggressive Dämpfe meiden (Korrosionsgefahr)!

Hinweis:

Gerät und Spitzen sind nicht autoklavierbar (121°C). Sterile Spitzen siehe, Seite 45. REPET-TIPS sind Einmalartikel. Zur Desinfektion können handelsübliche Desinfektionslösungen verwendet werden, soweit sie PC/PBT nicht angreifen oder das Display beschädigen.

OPERATING EXCLUSIONS

During proper operation, the dispensed sample only comes in contact with the tip and not with REPETMAN.

The user has to ensure the compatibility of the instrument with the intended application.

Never dispense samples which attack polypropylene, polyethylene or polycarbonate (housing). Avoid aggressive fumes (danger of corrosion)!

Note:

The instrument and the tips are not autoclavable (121°C / 250°F). See Positive Displacement Tips, on page 45. Pipette tips are disposable. For disinfection you may use commercially available disinfecting solutions as long as they do not attack PC/PBT or damage the display.

RESTRICTIONS D'EMPLOI

Quand l'appareil est utilisé correctement, le liquide délivré n'entre en contact qu'avec la seringue et non avec REPETMAN.

C'est à l'utilisateur de vérifier si l'appareil est approprié pour l'emploi qu'il veut en faire.

Ne jamais délivrer des liquides pouvant attaquer le polypropylène, le polyéthylène ou polycarbonate (boîtier). Éviter les fumées agressives (risque de corrosion)!

Remarque:

L'appareil et les seringues REPET-TIPS ne sont pas autoclavables (121°C). Voir Seringues REPET-TIPS stérilisées, page 45. Les seringues pour pipettes sont des articles à usage unique. Pour la décontamination, les solutions désinfectantes courantes dans le commerce peuvent être utilisées à condition qu'elles n'attaquent pas le PC/PBT et/ou n'endommagent l'écran.

EXCEPCIONES DE USO

Durante un manejo correcto, la muestra dosificada sólo entra en contacto con la punta y no con el REPETMAN. El usuario debe asegurarse la compatibilidad del aparato para cada aplicación.

No dosificar nunca muestras que ataquen polipropileno, polietileno o policarbonato (carcasa). Evitar vapores agresivos (riesgo de corrosión)!

Nota:

El instrumento y las puntas Repet no son esterilizables en autoclave (121°C). Ver puntas REPET esterilizadas, pág. 45. Puntas de pipeta son artículos desechables. Para la desinfección se pueden utilizar soluciones desinfectantes habituales en el mercado en tanto que no ataquen el PC/PBT o estropeen la pantalla.

BEDIENELEMENTE

OPERATING ELEMENTS

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

ELEMENTOS DE MANEJO

- 1 Display
Display
- 2 ▽/△-Einstelltasten (+/-)
▽/△ Keys (+/-)
- 3 Eingabebestätigung
ENTER Key
- 4 MENU-Auswahl Taste
MENU Key
- 5 Akku-Fach-Deckel
Battery Compartment Cover
- 6 STEP-Taste
STEP-Key
- 7 Verschlussknopf
Locking Lever



- 1 Ecran
Pantalla
- 2 ▽/△ Boutons (+/-)
▽/△ Botones (+/-)
- 3 Bouton ENTER
Botón ENTER
- 4 Bouton MENU
Botón MENU
- 5 Couvercle du compartiment
batterie
Tapa de compartimento de
la batería
- 6 Bouton STEP
Botón STEP
- 7 Touche de verrouillage
Tecla de cierre

INBETRIEBNAHME

Akku-Pack einsetzen

1. Deckel des Akku-Faches öffnen und Akku-Pack einlegen. Darauf achten, dass die elektrischen Kontakte von Akku-Pack und REPETMAN Kontakt haben.
2. Deckel des Akku-Faches wieder einsetzen und verschließen.

INITIAL OPERATION

Insert the Battery Pack

1. Open the battery compartment cover and insert battery pack, ensuring that the electrical contacts on the battery pack connect with those of the REPETMAN.
2. Replace the battery compartment cover.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Insérer la batterie.

1. Ouvrir le couvercle du compartiment batterie et mettre en place la batterie en veillant à ce qu'il existe une connexion entre les contacts électriques de la batterie et ceux du REPETMAN.
2. Remette en place le couvercle du compartiment batterie.

PUESTA EN SERVICIO INICIAL

Colocar la unidad de baterías




1. Abrir la tapa del compartimento de la unidad de baterías y colocar la unidad de baterías verificando que exista una conexión entre los contactos eléctricos de la unidad de baterías y los del REPETMAN.
2. Colocar nuevamente la tapa del compartimento de la unidad de baterías.

Warnung!
Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betrieben oder geladen werden.

Warning!
The instrument must not be used or charged in potentially explosive environments.

Avertissement!
L'appareil ne peut être utilisé ni chargé dans des environnements potentiellement explosifs.

¡Advertencia!
El instrumento no se puede utilizar ni cargar en ambientes potencialmente explosivos.

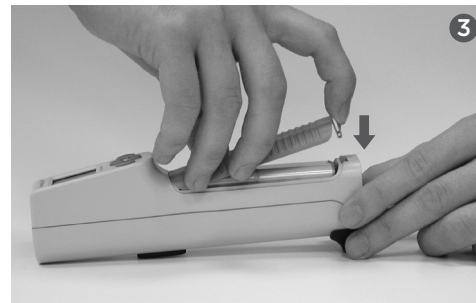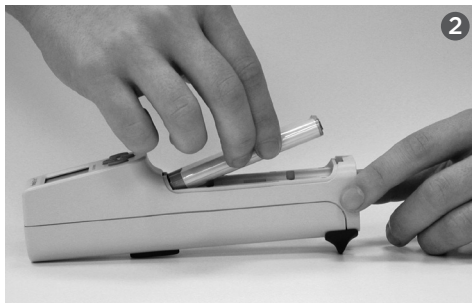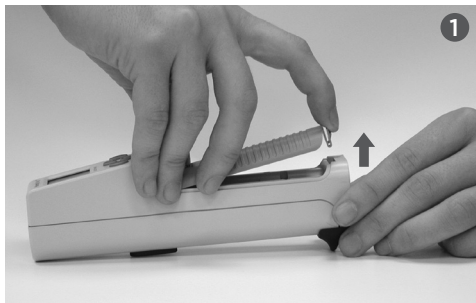

Akku-Pack laden

Der Akku-Pack kann im REPETMAN wie auch direkt in der Ladestation geladen werden.

Vor dem ersten Einsatz Akku-Pack über mindestens 3,5 h im REPETMAN laden.

Nach 2-3 weiteren Ladezyklen im Gerät wird die volle Kapazität erreicht.

Die Batterieanzeige ist am genau-esten, wenn die Akku-Packs für 3,5 h im Gerät geladen wurden.

Das Entfernen des Akku-Packs führt zu einem Zurücksetzen der Anzeige. Nach dem Einsetzen eines neuen Akku-Packs blinkt der Rahmen der Batterieanzeige, um darzustellen, dass der Lade-status noch nicht exakt definiert ist.

Hinweis:

Bei kompletter Entladung oder beim Wechsel des Akku-Packs gehen die gespeicherten Daten und Einstellungen nicht verloren. Bei längeren Betriebspausen ist der Akku-Pack aus dem Gerät zu entfernen.

- Ein einmaliges akustisches Signal weist darauf hin, dass ein Nachladen oder der Austausch des Akku-Packs notwendig ist. Zusätzlich blinkt die Batterieanzeige im Display.

Charge the Battery Pack

The battery pack can be charged either inside the REPETMAN or in the charging dock.

Before first use charge the battery pack inside the REPETMAN in the original charging dock for at least 3.5 hours. After 2-3 further charging cycles inside the instrument, the full capacity is reached.

Charge indicator is most accurate when battery pack is charged 3.5 hours in the instrument.

Removal of battery pack resets indicator. Upon reinsertion battery charge frame flashes to indicate that charge status is approximate.

Note:

Stored data and settings are retained when the battery pack is completely discharged or during replacement. Remove the battery pack when not in regular or daily use.

- A single tone indicates that the battery pack has to be charged or replaced. The battery symbol will flash on the display.

Recharger la batterie.

La batterie peut être chargée aussi bien à l'intérieur du REPETMAN, que directement sur le chargeur.

Avant la première utilisation, charger la batterie à l'intérieur du REPETMAN sur le chargeur d'origine pendant 3,5 h au minimum. La pleine charge sera atteinte après 2 ou 3 cycles supplémentaires de charge avec REPETMAN installé sur le chargeur.

L'indication de la batterie est la plus correcte quand la batterie a été chargée à l'intérieur de l'appareil pendant 3,5 heures. Si la batterie est retirée, l'indicateur de la batterie se remet à la position initiale. Après réinstallation, la témoin d'indication de charge de la batterie clignote pour indiquer que l'état de charge n'est pas exactement défini.

Remarque:

Les données et réglages enregistrés restent conservés en cas d'une décharge totale de la batterie ou lors de son remplacement. Retirer la batterie si l'appareil n'est pas utilisé régulièrement tous les jours.

- Un signal sonore unique indique qu'il est nécessaire de recharger ou de remplacer la batterie. L'indicateur de la batterie clignotera à l'affichage.

Cargar la unidad de baterías

La unidad de baterías se puede cargar dentro del REPETMAN o directamente en el cargador.

Antes de usar el instrumento por primera vez, cargar la unidad de baterías dentro del REPETMAN en el cargador original durante por lo menos 3,5 horas. Se alcanza la plena capacidad después de haber realizado 2 a 3 ciclos de carga subsecuentes dentro del instrumento.

La indicación de batería es la más exacta cuando la unidad de baterías ha sido cargada durante 3,5 h.

Al retirar la unidad de baterías, la indicación de batería se restablece a la posición inicial. Después de colocarla nuevamente, el marco de la indicación de batería parpadea para indicar que el estado de carga es aproximado.

Nota:

Datos y ajustes almacenados quedan conservados en caso de una descarga total de la unidad de baterías o al reemplazarla. Retirar la unidad de baterías si el instrumento no se utiliza regularmente todos los días.

- Un solo sonido indica que es necesario recargar o reemplazar la unidad de baterías. La indicación de batería parpadeará en la pantalla.

Laden im REPETMAN

Achtung!

Vor dem Laden sicherstellen, dass das Netzteil für die im Labor vorhandene Spannung geeignet ist

1. Anschluss des Netzteiles seitlich in die Ladestation stecken.
2. Gerät mit Akku-Pack in die Ladestation stellen. Akustisches Signal bestätigt das ordnungsgemäße Einlegen.
3. Grüne Leuchtdiode an der Ladestation signalisiert den Ladevorgang.

Charge REPETMAN

Caution!

Before charging, make sure that the AC adapter is appropriate for your line voltage.

1. Plug the AC adapter connector into the side of the charging dock.
2. Place the instrument with the battery pack into the charging dock. A tone indicates proper positioning of the instrument.
3. A green light on the charging dock indicates that the instrument is charging.

Recharger REPETMAN

Attention!

Avant de procéder à la charge, s'assurer que le bloc secteur est à la tension du réseau.

1. Enfoncer la fiche du bloc secteur sur le côté du chargeur.
2. Poser l'appareil avec batterie sur le chargeur. Un signal sonore indique que l'appareil se trouve bien en place.
3. Un témoin lumineux vert sur le chargeur indique que la batterie est en train d'être chargée.

Cargar dentro del REPETMAN

¡Atención!

Antes de cargar la unidad de baterías, asegurarse que el equipo de red sea apropiado para el voltaje de su fuente de corriente.

1. Conectar la clavija del equipo de red en la parte lateral del cargador.
2. Colocar el instrumento con unidad de baterías en el cargador. Un sonido indica que el instrumento se ha posicionado correctamente.
3. Una luz verde en el cargador indica que la unidad de baterías se está cargando.



Die Ladezeit bei fast vollständig entleertem Akku-Pack beträgt ca. 3,5 h.

The charging time for a nearly empty battery pack mounted in the instrument is approximately 3.5 hours.

La durée de charge pour la batterie presque totalement déchargée, installée dans l'appareil, est d'env. 3,5 heures.

El tiempo de carga para una unidad de baterías descargada casi por completo, colocada en el instrumento, es de aprox. 3,5 horas.

Achtung!

Nach jedem Einsetzen eines Akku-Packs blinkt der Rahmen der Batterieanzeige, bis der Akku-Pack für mindestens 3,5 h im Gerät geladen wurde.

Caution!

Upon each battery pack insertion, charge—indicator frame flashes until battery pack is charged for at least 3.5 hours inside instrument.

Attention!

Après chaque installation d'une batterie, le témoin de charge de la batterie clignote jusqu'à ce que la batterie ait été chargée pendant 3,5 heures au minimum.

¡Atención!

Después de colocar una unidad de baterías, el marco de la indicación de batería parpadea hasta que la unidad de baterías haya sido cargada durante por lo menos 3,5 horas.

LADEN DES AKKU-PACKS IN DER LADESTATION

In der Ladestation kann ein zusätzlicher oder separater Akku-Pack geladen werden, auch während der REPETMAN in Gebrauch ist.

1. Anschluss des Netzteiles seitlich in die Ladestation stecken.
2. Akku-Pack in den entsprechenden Schacht der Ladestation stellen. Darauf achten, dass die elektrischen Kontakte des Akku-Packs und der Ladestation Kontakt haben.
3. Die grüne Leuchtdiode an der Ladestation signalisiert den Ladevorgang.



CHARGING THE BATTERY PACK IN THE CHARGING DOCK

The charging dock allows you to charge a separate battery pack while REPETMAN is in use.

1. Plug the AC adapter connector into the side of the charging dock.
2. Insert the battery pack into the central opening of the charging dock, making sure the battery pack contacts connect with the charging dock contacts.
3. A green light on the charging dock indicates that the battery pack is charging.



CHARGE DE LA BATTERIE SUR LE CHARGEUR

Le chargeur permet de charger un batterie supplémentaire pendant que REPETMAN est utilisé.

1. Enfoncez la fiche du bloc secteur sur le côté du chargeur.
2. Poser la batterie sur le compartiment central du chargeur en veillant à ce qu'il existe une connexion entre les contacts de l'unité d'accumulateurs et ceux du chargeur.
3. Un témoin lumineux vert sur le chargeur indique que la batterie est en train d'être chargée.



CARGAR LA UNIDAD DE BATERÍAS EN EL CARGADOR

El cargador permite cargar una unidad de baterías separada mientras se continúa usando REPETMAN.

Conectar la clavija del equipo de red en la parte lateral del cargador.

1. Colocar la unidad de baterías en la abertura central del cargador verificando que exista una conexión entre los contactos de la unidad de baterías y los del cargador.
2. Una luz verde en el cargador indica que la unidad de baterías se está cargando.

Die Ladezeit bei fast vollständig entleertem Akku-Pack in der Ladestation beträgt ca. 2,5 h.

The charging time for a nearly empty battery pack in the charging dock is approximately 2.5 hours.

La durée de charge pour une batterie déchargée, installée directement sur le chargeur, est d'environ 2,5 heures.

El tiempo de carga para una unidad de baterías descargada, colocada directamente en el cargador, es de aprox. 2,5 horas.

Grüne Leuchtdiode	Aus	An	Blinkend
Green light status	Off	On	Flashing
Vorgang	Kein Gerät bzw. Akku-Pack in der	Ladevorgang	Akku-Pack vollständig geladen, Erhaltungsladestrom
Process	Charging dock empty	Charging in process	Battery pack fully charged; Maintenance charge

Etat témoin lumineux vert	Eteint	Allumé	Clignotant
Estado de la luz verde	Apagado	Encendido	Intermitente
Processus	Chargeur vide	En processus de charge	Unité d'accumulateurs totalement chargée; charge de maintien
Proceso	Cargador vacío	En proceso de carga	Unidad de baterías cargada por completo; carga de compensación

Akku-Pack wechseln

Vollständig geladene Akku-Packs erlauben ein Dauerpipettieren von ca. 2,5 h mit einem 12,5 mL Repet-Tip gefüllt mit einer Probe, deren Viskosität und Dichte ähnlich Wasser ist.

- Ein akustisches Signal ertönt, wenn ein erneutes Laden notwendig ist.
- Batterieanzeige im Display blinkt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss der REPETMAN geladen oder ein Ersatz-Akku-Pack eingesetzt werden.

Bevor der Akku-Pack entnommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Spitze komplett entleert ist.

Replace the Battery Pack

A fully charged battery pack provides enough power for approximately 2.5 hours of continuous use with a 12.5 mL Repet-Tip filled with a sample with similar viscosity and density to water.

- A tone indicates the need for recharging.
 - The battery symbol will flash on the display.
- This indicates the need to recharge REPETMAN or to insert a spare battery pack.

Before removing the battery, make sure the tip is completely empty.

Remplacer la batterie.

Une batterie totalement chargée dispose d'une autonomie d'environ 2,5 heures avec un Repet-Tip de 12,5 mL, remplie d'un liquide à viscosité et densité similaires à celles de l'eau.

- Un signal sonore indique qu'il est nécessaire de procéder à une recharge.
- Le témoin de charge de la batterie clignotera à l'affichage.

Ceci indique que la batterie doit être rechargée ou remplacée.

Avant de retirer la batterie, s'assurer que la seringue est totalement vidée.

Reemplazar la unidad de baterías

Una unidad de baterías cargada por completo tiene energía suficiente para una utilización continua de aprox. 2,5 horas con una punta Repet de 12,5 mL llenada con una muestra de una viscosidad y densidad similares a las del agua.

- Un sonido indica que es necesario recargar la unidad de baterías.
- La indicación de batería parpadeará en la pantalla.

Esto significa que la unidad de baterías debe ser recargada o reemplazada.

Antes de retirar la unidad de baterías, verificar que la punta esté totalmente vacía.

EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN

- Der REPETMAN kann durch das Einlegen einer Spitze und Verschließen des Verschlussknopfes bzw. durch Betätigen der ENTER-Taste eingeschaltet werden.
- Bei geöffnetem Verschlussknopf ist „CLO“ (Close) auf dem Display sichtbar.
- Displayanzeige **rEF** (Referenzfahrt): Bestätigen der STEP-Taste löst diese aus. **rEF** erscheint nach jedem Wechsel des Akku-Packs.

SWITCHING ON/OFF

- REPETMAN can be switched on by inserting and locking a tip, or by pressing the **ENTER** key.
- When the locking lever is in the open position, the display shows “CLO” (Close).
- Display: **rEF** (reference run): Press the **STEP** key to start reference run. **rEF** is displayed after every replacement of the battery pack.

MARCHE ET ARRÊT

- REPETMAN peut être activé en logeant et fixant une seringue ou en actionnant le bouton **ENTER**.
- Si la touche de verrouillage est en position ouverte, l'indication «CLO» (Close) apparaît à l'affichage.
- Affichage **rEF** (test de référence automatique): déclenchement par le bouton **STEP**. **rEF** apparaît après chaque remplacement de batterie.

ENCENDIDO Y APAGADO

- REPETMAN se puede activar al colocar y fijar una punta o al accionar el botón **ENTER**.
- Si la tecla de cierre está en posición abierta, aparece “CLO” (Close) en la pantalla.
- Pantalla **rEF** (autocomprobación de referencia): el uso de la tecla **STEP** efectúa la autocompensación. La pantalla **rEF** aparece siempre después de haber cambiado la unidad de baterías.

Auto-Power-Off

- Entsprechend der Werkseinstellung schaltet sich der REPETMAN nach 3 Minuten aus.
- Durch kurzes Drücken der **ENTER**-Taste kann das Gerät aktiv ausgeschaltet werden.

Auto Power Off


- REPETMAN is factory-set to switch off after 3 minutes of inactivity.
- To switch off manually, press the **ENTER** key briefly

Arrêt automatique

- Conformément à l'ajustage effectué en usine, REPETMAN sera désactivé au bout de 3 minutes d'inactivité.
- Pour désactiver l'appareil manuellement, appuyer brièvement sur le bouton **ENTER**.

Auto Power Off

- Conforme al ajuste de fábrica, REPETMAN se desactivará tras 3 minutos de inactividad.
- Para desactivar el instrumento manualmente, accionar el botón **ENTER** brevemente.

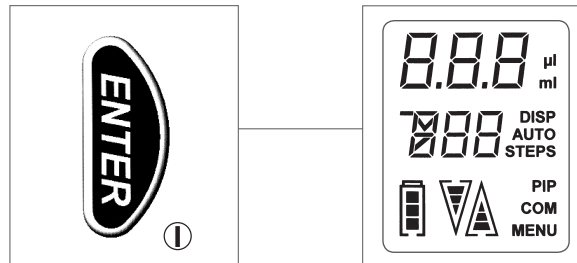

EINLEGEN DER SPITZEN

Achtung!

Verletzungsgefahr! Kolbenaufnahme im Gerät nicht berühren!

1. Verschlussknopf muss sich am obersten Anschlag befinden.
2. Spitze seitlich in den REPETMAN einsetzen.
3. Verschlussknopf herunterschieben bis ein deutliches Einrasten zu hören ist (2 Stufen).
4. Bei Verwendung von „Gilson REPET-TIPS“ erscheint auf dem Display 3 sec. lang die Volumen-Angabe und die Anzeige TIP.
5. Danach wird das abzugebende Teilvolumen pro Step angezeigt. Werkseitig ist als Volumen pro Step 10% des Nennvolumens voreingestellt.

Bei Verwendung von kompatiblen Spitzen (nicht REPET-TIPS) muss die Spitzen-Größe manuell gewählt werde (siehe Seite 31).

Hinweis:

Bei dem Einsatz von 25 mL und 50 mL Spitzen ist der mitgelieferte Adapter zu verwenden. Dieser wird über einen Bajonett-Verschluss an die Spitzen angekoppelt und kann nach der Verwendung wieder entfernt werden.

INSERTING THE TIPS

Caution!

Risk of injury! Do not touch the plunger seat inside the instrument!

1. Push the locking lever to its upper stop.
2. Slide a tip laterally into REPETMAN .
3. Push the locking lever down until you hear a distinct clicking (2 steps).
4. If using encoded REPET-TIPS from Gilson, the REPET-TIP capacity and the word **TIP** appear on the display for 3 sec.
5. Then the partial volume to be dispensed in each step is displayed. The default setting is 10% of the maximum tip capacity.

If using compatible tips (not REPET-TIPS) you must enter the capacity of the tip yourself (see page 31).

Note:

When using 25 mL and 50 mL tips, the supplied adapter must be used. It can be connected to the tips using a twist lock and can be removed after use.

INSTALLATION DES SERINGUES

Attention!

Risque de blessures! Ne pas toucher au logement du piston à l'intérieur de l'instrument!

1. Déplacer la touche de verrouillage vers sa butée supérieure.
2. Insérer une seringue latéralement dans REPETMAN.
3. Déplacer la touche de verrouillage vers le bas (deux paliers).
4. Lors de l'utilisation de REPET-TIPS à codage de Gilson, le volume de la seringue REPET-TIP et l'indication **TIP** apparaissent brièvement à l'affichage.
5. Ensuite, le volume partiel à délivrer par chaque pas de distribution est affiché. Celui-ci est de 10% de la capacité maximale de la seringue, conformément à l'ajustage effectué en usine.

Si vous utilisez des seringues compatibles (non des seringues REPET-TIPS), effectuer une entrée manuelle de la capacité de la seringue (voir page 31).

Remarque:

Pour utiliser des seringues de 25 mL et 50 mL, l'adaptateur fourni avec les dites seringues doit être obligatoirement utilisé. Celui-ci peut être connecté aux seringues à l'aide d'un joint à baïonnette et retiré après utilisation.

COLOCACIÓN DE LAS PUNTAS

¡Atención!


¡Riesgo de lesiones! ¡No tocar el alojamiento del émbolo dentro del instrumento!

1. Desplazar la tecla de cierre hacia su tope superior.
2. Colocar una punta lateralmente en REPETMAN.
3. Desplazar hacia abajo la tecla de cierre (dos escalones).
4. Al utilizar puntas Repet de Gilson con codificación, aparece brevemente en la pantalla el volumen de la punta Repet y la indicación **TIP**.
5. A continuación aparece en la pantalla el volumen parcial a expulsar por cada paso de dosificación. Éste es del 10% de la capacidad máxima de la punta, conforme al ajuste de fábrica.

Al emplear puntas compatibles (no puntas REPET-TIPS), se debe realizar una entrada manual de la capacidad de la punta (ver pág. 31).

Nota:

Al emplear puntas de 25 mL y 50 mL, se debe utilizar obligatoriamente el adaptador suministrado con estas puntas. Éste se puede conectar a las puntas mediante un cierre de bayoneta y se puede retirar tras uso.


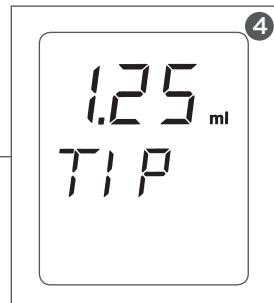


6. Ein nicht vollständig eingerasteter Verschlussknopf wird durch Balken im Display angezeigt.
7. Sollte bei vollständig geschlossenem Verschlussknopf keine Spitze eingelegt worden sein, erscheint auf dem Display: **no TIP**.

6. If the locking lever is not fully engaged, horizontal bars are shown on the display.
7. If the locking lever was fully closed but no tip was inserted, **no tip** appears on the display.

6. Si la touche de verrouillage n'est pas tout à fait enclenchée, des traits horizontaux sont affichés à l'écran.
7. Si la touche de verrouillage a été complètement verrouillée, mais qu'aucune seringue n'a été installée, **no TIP** apparaît sur l'affichage.

6. Si la tecla de cierre no ha encajado por completo, aparecen en la pantalla líneas horizontales.
7. Si la tecla de cierre ha sido totalmente cerrada, pero no ha sido colocada ninguna punta, aparece **no TIP** en la pantalla.

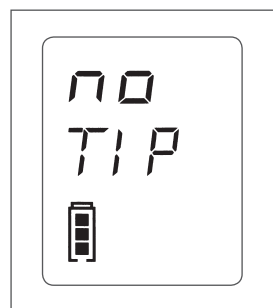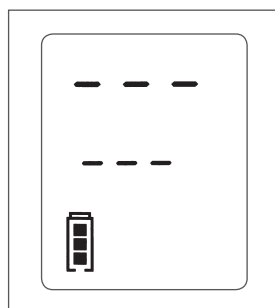

ENTNAHME DER SPITZEN

1. REPETMAN über ein geeignetes Gefäß halten.
2. Spitze durch anhaltendes Drücken der **STEP**-Taste (Lösen der Resthubsperrre) bzw. durch Verwendung des „E“-Modus (siehe Seite 23) vollständig entleeren.
3. Verschlussknopf bis zum oberen Anschlag schieben.
4. Spitze entnehmen.

REMOVING TIPS

1. Hold REPETMAN over a suitable container.
2. Completely discharge the tip by continuously pressing the **STEP** key (releasing the residual stroke lock), or by using the "E" mode (see page 23).
3. Push the locking lever to its upper stop.
4. Remove the tip.

ENLÈVEMENT DES SERINGUES

1. Tenir REPETMAN sur un récipient adéquat.
2. Evacuer la seringue complètement en maintenant enfoncé le bouton **STEP** (en débloquent l'arrêt du surplus de course) ou bien en utilisant le mode «E» (voir page 23).
3. Déplacer la touche de verrouillage jusqu'à sa butée supérieure.
4. Enlever la seringue.

EXTRACCIÓN DE LAS PUNTAS

1. Mantener REPETMAN sobre un recipiente apropiado.
2. Vaciar la punta por completo al apretar el botón **STEP** continuamente (liberando así el bloqueo de la sobreembolada) o bien al utilizar el modo "E" (ver pág. 23).
3. Desplazar la tecla de cierre hasta su tope superior.
4. Retirar la punta.

Achtung!

REPET-TIP erst entfernen, wenn der Kolben der Spitze in der untersten Position ist (Spitze vollständig entleeren!).

Caution!

Don't remove REPET-TIP before piston of the tip is in the lowest position (tip completely discharged!).

Attention!

Ne pas enlever la seringue REPET-TIP tant que le piston de la seringue n'est pas en position la plus basse (seringue complètement vidée)

¡Atención!

No retirar la punta REPET antes de que el émbolo de la punta no este en la posición más baja (punta completamente vacía)



Hinweis:

Beim Entleeren von viskosen oder kristallisierenden Medien kann die Spitze bei mehrmaligem Gebrauch undicht werden.

Note:

After dispensing highly viscous or crystallizing sample, the tip may wear and require replacement.

Remarque:

Après distribution d'un liquide à haute viscosité ou cristallisant, la seringue pourrait s'user et son remplacement pourrait être nécessaire.

Nota:

Tras dosificación de una muestra altamente viscosa o cristalizante, la punta podría desgastarse y podría ser necesario su reemplazo.

FUNKTIONEN DES REPETMAN

Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:

1. Dispensieren **DISP** (Seite 22): Standardmodus beim Einschalten des Gerätes. Ein vom Anwender vorgegebenes Volumen kann in Abhängigkeit von der verwendeten Spitze und dem Füllvolumen mehr-fach abgegeben werden.
2. Automatisches Dispensieren **AUTO-DISP** (siehe Seite 24): Identisch zu **DISP**-Modus, aber mit automatischem Dosieren durch anhaltendes Drücken der **STEP**-Taste. Das Loslassen der **STEP**-Taste beendet den Vorgang.
3. Das Gerät arbeitet im **AUTO-DISP**-Modus nach dem Lernverfahren: dabei berechnet REPETMAN nach der Ausführung von mindestens drei Dispensierschritten aus den letzten beiden Pausenintervallen die mittlere Pausenzeit für die nachfolgenden automatisch abzugebenden Dispensierschritte.
4. Pipettieren **PIP** (siehe Seite 26): Dieser Modus erlaubt das Arbeiten wie mit einer direktverdrängenden, nicht repetitiven Pipette und ist somit für leichtflüchtige, schäumende und hochviskose Medien geeignet. Ein zuvor eingegebenes Volumen wird aufgenommen und wieder abgegeben (Direktverdrängerprinzip).

FUNCTIONS OF REPETMAN

The instrument performs the following functions:

1. Dispensing **DISP** (see page 22): Default mode after switching on. A user-defined volume can be dispensed repeatedly, depending on the capacity of the tip and the filling volume.
2. Automatic Dispensing **AUTO-DISP** (see page 24): Identical to **DISP** mode, but with automatic dispensing by continuously pressing the **STEP** key. Releasing the **STEP** key interrupts the process.
3. In the **AUTO-DISP** mode the instrument has a "Learn" function: After pipetting at least three steps, REPETMAN calculates the average dispensing interval, and will repeatedly dispense at that interval as long as the **STEP** key is pressed.
4. Pipetting **PIP** (see page 26): In **PIP** mode, REPETMAN functions as a positive displacement non-repeating pipette, particularly useful for volatile, foamy or high viscous materials. A preselected volume is aspirated and dispensed (Positive displacement principle).

FONCTIONS DU REPETMAN

L'appareil dispose des fonctions suivantes:

1. Distribution **DISP** (voir page 22): mode standard après mise en marche de l'appareil. Un volume défini par l'utilisateur peut être dispensé à maintes reprises, en fonction de la capacité de la seringue et du volume de remplissage.
2. Distribution automatique **AUTO-DISP** (voir page 24): identique au mode **DISP**, mais avec distribution automatique en maintenant enfoncé le bouton **STEP**. Le relâchement du bouton **STEP** arrête le processus.
3. En mode **AUTO-DISP**, l'appareil possède une fonction d'apprentissage. Après avoir effectué au moins trois étapes de distribution, REPETMAN calcule l'intervalle moyen de distribution et effectuera le distribution de façon répétée dans cet intervalle tant que le bouton **STEP** est enfoncé.
4. Pipetage **PIP** (voir page 26): en mode **PIP**, REPETMAN fonctionne en tant que pipette non répétitive à déplacement positif, particulièrement adéquate pour pipetter des liquides à densité ou viscosité élevées et des liquides volatils. Un volume présélectionné est aspiré et dispensé (principe du déplacement positif).

FUNCIONES DEL REPETMAN

El instrumento ofrece las siguientes funciones:

1. Dosificación **DISP** (ver pág. 22): modo estándar al activar el instrumento. Puede dosificarse repetidas veces un volumen definido por el usuario, en función de la capacidad de la punta y del volumen de llenado.
2. Dosificación automática **AUTO-DISP** (ver pág. 24): modo idéntico al modo **DISP**, pero con dosificación automática manteniendo apretado el botón **STEP**. Al soltar el botón **STEP** se interrumpe el proceso.
3. En modo **AUTO-DISP** el instrumento tiene una función de aprendizaje: después de haber efectuado por lo menos tres pasos de dosificación, REPETMAN calcula el intervalo medio de dosificación y efectuará la dosificación repetidamente en este intervalo tanto tiempo como se mantenga apretado el botón **STEP**.
4. Pipeteado **PIP** (ver pág. 26): en modo **PIP**, REPETMAN funciona como una pipeta no repetitiva de desplazamiento directo, especialmente útil para pipetear líquidos de alta densidad o viscosidad y líquidos volátiles. Se aspira y se dosifica un volumen preseleccionado (principio del desplazamiento directo).

AUFGAUGEN DER FLÜSSIGKEIT

Hinweis:

Werkseitig arbeitet der REPETMAN im DISP-Modus (siehe Seite 22).

Wir empfehlen einen neuen REPET-TIP vor der Verwendung zu entlüften. Dafür die Spitze minimal mit der Flüssigkeit füllen und wieder entleeren (siehe Seite 21). Kleine Luftblasen im Bereich des Kolbens nach dem Entlüften beeinflussen das Ergebnis nicht.

ASPIRATE THE LIQUID

Note:

Default setting for the REPETMAN is DISP mode (see page 22).

We recommend that a new REPET-TIP be bled before use. To this end, the tip should at a minimum be filled with the liquid and then emptied again (see page 21). Small air bubbles in the vicinity of the piston after bleeding do not affect the results.

ASPIRATION DU LIQUIDE

Remarque:

L'ajustage par défaut pour REPETMAN est le mode DISP (voir page 22).

Nous conseillons d'évacuer l'air la seringue REPET-TIP neuve avant utilisation. Pour cela, remplir la seringue avec une très petite quantité de liquide puis la vider (voir page 21). Les petites bulles d'air présentes au niveau du piston après l'évacuation de l'air n'ont aucun impact sur le résultat.

ASPIRACIÓN DE MUESTRA

Nota:

El ajuste de fábrica para el REPETMAN es el modo DISP (ver pág. 22).

Recomendamos utilizar una punta REPET nueva, recomienda purgarla. Para ello, llene mínimamente la punta con el líquido y luego vacíela (ver pág. 21). Después de la purga, la presencia de pequeñas burbujas de aire en el área del émbolo no influye en el resultado.

1. Der Pfeil auf dem Display zeigt auf Δ („Aufsaugen“).
2. Durch die einmalige Betätigung der **STEP**-Taste wird die Spitze vollständig gefüllt.
3. Beim Aufsaugen wird die Anzahl der verfügbaren Steps im Display hochgezählt.
4. Nach Abschluss des Füllvorgangs erscheint folgendes Pfeilsymbol auf dem Display („Abgeben“).

1. The arrow on the display points upward Δ “Aspirate”.
2. Push the **STEP** key once. The tip will be filled completely. During filling, the number of remaining steps is continuously displayed.
3. After the filling procedure has been completed, the arrow “Dispense” appears on the display.

1. La flèche sur l'affichage est pointée vers le haut Δ «Aspiration».
2. Appuyer une fois sur le bouton **STEP**. La seringue se remplira complètement.
3. Lors du remplissage le nombre des dispenses restantes est continuellement affiché.
4. Une fois le remplissage terminé, la flèche «Dosage» est pointée sur l'affichage.

1. La flecha en la pantalla apunta hacia arriba Δ “Aspiración”.
2. Accionar el botón **STEP** una sola vez. La punta se llenará por completo.
3. Durante el proceso de llenado se indica continuamente en la pantalla el número de pasos restantes.
4. Al término del proceso de llenado, la flecha “Dosificación” aparece en la pantalla.

Hinweis:

Zum Unterbrechen des Füllvorgangs und zum Entlüften des REPET-TIP:

Der Füllvorgang kann durch nochmaliges Drücken der **STEP**-Taste unterbrochen werden.

Die Betätigung der Δ -Taste gefolgt von anhaltendem

Drücken der **STEP**-Taste setzt den Aufsaugvorgang fort. Dabei steigt die Stepzahl-Anzeige im Display.

Durch Betätigung von ∇ -Taste und anhaltendem Drücken der **STEP**-Taste wird die Flüssigkeit wieder vollständig abgegeben.

Note:

To interrupt the filling procedure and to bleed the **REPET-TIP**:

To interrupt the filling process, press the **STEP** key. To continue filling, press the Δ key first and hold down the **STEP** key in succession. The step count on the display will increase.

Activate the ∇ button and press and hold down the **STEP** button to completely discharge the liquid again.

Remarque:

Pour interrompre le remplissage ou pour évacuer l'air de la seringue **REPET-TIP**:

Afin d'interrompre le processus de remplissage, appuyer sur le bouton **STEP**. Pour continuer le remplissage, appuyer d'abord sur le bouton Δ et ensuite maintenir le bouton **STEP** enfoncé. Le nombre des dispenses restantes indiqué à l'affichage augmentera.

Actionner la touche ∇ tout en maintenant la touche **STEP** enfoncée pour évacuer complètement le liquide.

Nota:

Para interrumpir el proceso de llenado y para purgar la punta **REPET**:

Para interrumpir el proceso de llenado, accionar el botón **STEP**. Para seguir efectuando el proceso de llenado, accionar primero el botón Δ , y seguidamente mantener el botón **STEP** apretado. El número de pasos de dosificación indicado en la pantalla aumentará.

Accionando la tecla ∇ y manteniendo presionada la tecla **STEP**, el líquido se verterá totalmente.



Achtung!

Nach dem Aufsaugen der Flüssigkeit führt der REPETMAN einen automatischen Getriebeausgleich durch. Dabei wird etwas Flüssigkeit abgegeben.

Caution!

After aspirating liquid, REPETMAN will automatically dispense a small amount of liquid in order to compensate for gear backlash.

Attention!

Une fois le liquide aspiré, REPETMAN évacuera automatiquement une petite quantité de liquide afin d'effectuer une compensation pour détendre la seringue.

¡Atención!

Una vez aspirada la muestra, REPETMAN expulsará automáticamente una pequeña cantidad de muestra efectuando así una compensación por ajuste del engranaje.

DISP-MODUS

1. Der Pfeil auf dem Display zeigt auf ▽ („Abgeben“).
2. Durch das Betätigen der **STEP**-Taste wird das eingestellte Step-Volumen abgegeben (siehe „Veränderung des **STEP**-Volumens“ Seite 27).
3. Die Anzahl der verbleibenden Steps wird im Display angezeigt.
4. Nach dem letzten gültigen Step kann durch anhaltendes Drücken der **STEP**-Taste das Restvolumen abgegeben werden.
5. Entnahme der Spitze (siehe Seite 18).

DISP MODE

1. The arrow on the display points downward ▽ “Dispense”.
2. Press the **STEP** key to dispense the selected step volume (see “Adjusting **STEP** volume” page 27).
3. The display shows the remaining number of steps.
4. After dispensing the last full step, a small amount of sample will be left in the tip. To discharge this volume, hold down the **STEP** key.
5. Remove tip (see page 18).

MODE DISP

1. La flèche sur l'affichage ▽ est pointée vers le bas «Distribution».
2. Appuyer sur le bouton **STEP** pour délivrer le volume d'aliquot sélectionné (voir «Réglage du volume d'aliquot», page 27).
3. L'affichage indique le nombre restant d'aliquot de distribution.
4. Après avoir délivré le dernier aliquot complet, une petite quantité de liquide restera dans la seringue. Afin d'évacuer ce volume, maintenir le bouton **STEP** enfoncé.
5. Enlever la seringue (voir page 18).

MODO DISP

1. La flecha en la pantalla apunta hacia abajo ▽ “Dosificación”.
2. Accionar el botón **STEP** para dosificar el volumen de paso seleccionado (ver “Ajuste del volumen de paso”, pág. 27).
3. Se indica en la pantalla el número restante de pasos.
4. Después de efectuar el último paso completo, quedará en la punta una pequeña cantidad de muestra. Para expulsar este volumen, mantener apretado el botón **STEP**.
5. Retirar la punta (ver pág. 18).

Hinweis:

Vor Entnahme der Spitze muss diese vorher vollständig entleert werden.

Note:

The tip must be completely empty before you remove it.

Remarque:

La seringue doit être totalement vidée avant d'essayer de l'enlever.

Nota:

La punta debe estar totalmente vacía antes de retirarla.

Achtung!

Durch Betätigung der Δ -Taste kann der Dispensiervorgang jederzeit unterbrochen w

Caution!


Dispensing can be interrupted at any time by pressing the Δ key.

Attention!

La distribution peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton Δ .

¡Atención!

Se puede interrumpir la dosificación en cualquier instante al accionar el botón Δ .

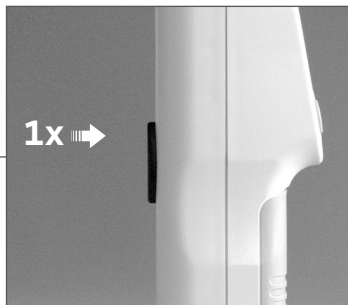

Hinweis:

Eine vollständige Entleerung der Spitze ist jederzeit durch das Drücken der ▽-Taste gefolgt von anhaltendem Drücken der STEP-Taste möglich. Auf dem Display erscheint der Buchstabe E und der Pfeil nach unten blinkt. Dieser Vorgang kann durch die Betätigung der Δ-Taste jederzeit unterbrochen werden.

Note:

To empty the tip at any time, press the ▽ key and then hold down the STEP key. The letter E appears on the display and the arrow pointing downwards flashes. This process can be interrupted at any time by pressing the Δ key.

Remarque:

Afin de vider la seringue à tout moment, appuyer sur le bouton ▽ et ensuite maintenir le bouton STEP enfoncé. La lettre E apparaît à l'affichage et la flèche pointée vers le bas clignote. Ce processus peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton Δ.

Nota:

Para vaciar la punta en cualquier instante, accionar el botón ▽ y - después de soltarlo - el botón STEP manteniéndolo apretado. Aparece la letra E en la pantalla y la flecha apuntando hacia abajo parpadea. Se puede interrumpir este proceso en cualquier instante al accionar el botón Δ.

Eine teilweise gefüllte Spitze kann durch das Betätigen der Δ-Taste gefolgt von anhaltendem Drücken der STEP-Taste erneut gefüllt werden.

A partially filled tip can be completely filled by pressing and holding, in sequence, the Δ key and the STEP key.

Une seringue qui est partiellement remplie peut être complètement remplie en appuyant sur le bouton Δ et sur le bouton STEP en les maintenant enfoncés.

Una punta parcialmente llena puede rellenarse por completo al accionar el botón Δ y seguidamente el botón STEP manteniendo los dos botones apretados.

AUTO-DISP-Modus:
siehe Seite 24,

PIP-Modus:
siehe Seite 26.

AUTO-DISP mode:
• see page 24,
PIP mode:
• see page 26.

Mode AUTO-DISP:
• voir page 24,
Mode PIP:
• voir page 26.

Modo AUTO-DISP:
• ver pág. 24,
Modo PIP:
• ver pág. 26.

AUTO-DISP-MODUS

1. Durch zweimaliges kurzes Drücken der **MENU**-Taste gelangt man in den **AUTO-DISP**-Modus.

Hinweis:

Der **AUTO-DISP**-Modus ist werkseitig ausgeschaltet.

2. Durch die Betätigung der Δ -Tasten kann dieser Modus ausgewählt werden (**ON/OFF**).
3. Bestätigung durch **ENTER**-Taste.
4. Lernverfahren: Nach 3 Dispensierschritten in der gewüschwindigkeit errechnet der REPETMAN den Mittelwert des Zeitintervalls (Seite 19).
5. Durch anhaltendes Drücken der **STEP**-Taste wird das zuvor eingestellte Volumen (Seite 27) in den errechneten Zeitabständen dispensiert.

Hinweis:

Die Zeitabstände können zwischen 0,1s und 5s liegen.

6. Der Vorgang wird durch das Loslassen der **STEP**-Taste unterbrochen. Der errechnete Wert bleibt gespeichert.
7. Im **AUTO-DISP**-Modus kann das Lernverfahren jederzeit neu gestartet werden.

AUTO-DISP-MODE

1. To activate the **AUTO-DISP** mode, briefly press the **MENU** key twice.

Note:

The **AUTO-DISP** mode must be manually selected.

2. Select the **AUTO-DISP** mode with the Δ keys (**ON/OFF**).
3. Confirm by pressing **ENTER**.
4. "Learn" feature: after pipetting at least three steps, REPETMAN automatically determines the average time interval between steps (see page 19).
5. Hold down the **STEP** key to dispense the selected volume (see page 27) at the calculated intervals.

Note:

Intervals can range from 0.1s to 5s.

6. To interrupt dispensing, release the **STEP** key. The calculated step interval remains in memory.
7. In **AUTO-DISP** mode, the "Learn" process can be restarted at any time.

MODE AUTO-DISP

1. Afin d'activer le mode **AUTO-DISP**, appuyer deux fois brièvement sur le bouton **MENU**.

Remarque:

Le mode **AUTO-DISP** doit être sélectionné manuellement.

2. Sélectionner le mode **AUTO-DISP** à l'aide des boutons Δ (**ON/OFF**).
3. Valider en appuyant sur **ENTER**.
4. Fonction d'apprentissage: après avoir effectué au moins trois étapes de distribution, REPETMAN détermine automatiquement l'intervalle moyen de temps entre les pas de distribution (page 19).
5. Maintenir le bouton **STEP** enfoncé pour délivrer le volume sélectionné (page 27) dans les intervalles calculés.

Remarque:

Les intervalles peuvent varier de 0,1s à 5s.

6. Pour interrompre la distribution, relâcher le bouton **STEP**. L'intervalle calculé pour les étapes de distribution reste mémorisé.
7. En mode **AUTO-DISP** le processus d'apprentissage peut être réactivé à tout moment.

MODO AUTO-DISP

1. Para activar el modo **AUTO-DISP**, accionar el botón **MENU** brevemente dos veces.

Nota:


Se debe seleccionar el modo **AUTO-DISP** manualmente.

2. Seleccionar el modo **AUTO-DISP** utilizando los botones Δ (**ON/OFF**).
3. Confirmar apretando el botón **ENTER**.
4. Características de la función de aprendizaje: después de haber efectuado por lo menos tres pasos de dosificación, REPETMAN determina automáticamente el intervalo medio de tiempo entre los pasos (pág. 19).
5. Mantener apretado el botón **STEP** para dosificar el volumen seleccionado (pág. 27) en los intervalos calculados.

Nota:

Los intervalos pueden variar de 0,1s a 5s.

6. Para interrumpir la dosificación, soltar el botón **STEP**. El intervalo calculado para los pasos de dosificación queda almacenado.
7. En modo **AUTO-DISP** puede reactivarse en cualquier instante el proceso de aprendizaje.

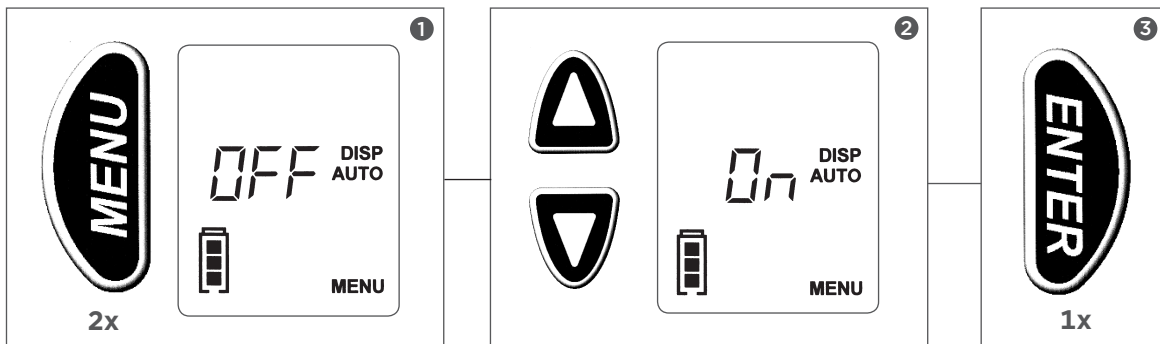

PIP-MODUS

(Reverses Pipettieren,
Direktverdrängerprinzip)

1. In den **PIP**-Modus gelangen Sie durch anhaltendes Drücken (> 3s) und anschließendes kurzes Drücken der **MENU**-Taste (Seite 30).
2. Der Kolben muss sich dabei in der untersten Position befinden!
3. Einstellung des Volumens (S. 27).
4. Durch die Betätigung der **STEP**-Taste wird das zuvor eingestellte Volumen aufgesaugt. Dabei saugt das Gerät etwas mehr Flüssigkeit auf als eingestellt.
5. Durch erneutes Drücken der **STEP**-Taste wird das Volumen abgegeben, wobei die Restflüssigkeit in der Spitze bleibt.
6. Durch erneutes Drücken der **STEP**-Taste wird Flüssigkeit wieder aufgenommen usw.
7. Nach Abschluss des Pipettierens kann der Resthub durch anhalten- des Drücken der **STEP**-Taste abgegeben werden.

Achtung!

Durch Betätigung der **Δ**-Taste kann der Pipettiervorgang jederzeit unterbrochen werden

Hinweis:

Um vom **PIP**-Modus in den **AUTO-DISP**-Modus zu gelangen, muss zuerst der **DISP**-Modus gewählt werden.

PIP MODE

(Reverse pipetting, positive displacement principle)

1. Select the **PIP** mode by holding down the **MENU** key (>3s), and press it briefly (page 30).
2. Make sure that plunger is at lowest position!
3. Select a volume (page 27).
4. To aspirate the selected volume, press the **STEP** key. A volume slightly larger than the selected volume will be drawn into the tip.
5. To dispense the volume, press the **STEP** key again. Some residual volume will remain in the tip.
6. To aspirate a new sample, press the **STEP** key again.
7. When you have completed pipetting, discharge the residual stroke by holding down the **STEP** key.

Caution!

To interrupt the pipetting process at any time, press the **Δ** key.

Note:

To change from **PIP** mode to **AUTO-DISP** mode, you have to switch to **DISP** mode first.

MODE PIP

(Pipetage inverse, principe du déplacement positif)

1. Sélectionner le mode **PIP** en maintenant enfoncé le bouton **MENU** (>3s) et appuyer brièvement à nouveau (page 30).
2. S'assurer que le piston se trouve dans la position la plus basse!
3. Sélectionner un volume (page 27).
4. Pour aspirer le volume sélectionné, appuyer sur le bouton **STEP**. Un volume excédant légèrement celui qui a été sélectionné sera aspiré dans la seringue.
5. Pour délivrer le volume, appuyer à nouveau sur le bouton **STEP**. Un volume résiduel restera dans la seringue.
6. En appuyant le bouton **STEP** le liquide est aspiré de nouveau. Une fois le pipetage terminé, évacuer le volume résiduel en maintenant enfoncé le bouton **STEP**.

Attention!

Afin d'interrompre le processus de pipetage à tout moment, appuyer sur le bouton **Δ**.

Remarque:

Pour passer du mode **PIP** au mode **AUTO-DISP**, il est nécessaire de passer d'abord par le mode **DISP**.

MODULO PIP

(Pipeteado en modo inverso, principio del desplazamiento directo)

1. Seleccionar el modo **PIP** manteniendo apretado el botón **MENU** (>3s) y - después de soltarlo - accionarlo de nuevo brevemente (pág. 30).
2. Verificar que el émbolo esté en la posición más baja!
3. Seleccionar un volumen (pág. 27).
4. Para aspirar el volumen seleccionado, accionar el botón **STEP**. Se aspira en la punta un volumen que sobrepasa ligeramente el que ha sido seleccionado.
5. Para dosificar el volumen, accionar nuevamente el botón **STEP**. Permanecerá en la punta un volumen residual.
6. Para aspirar una muestra nueva, volver a accionar el botón **STEP**.
7. Una vez terminado el pipeteado, expulsar el volumen residual manteniendo apretado el botón **STEP**.

¡Atención:

Para interrumpir el proceso de pipeteado en cualquier instante, accionar el botón **Δ**.

Nota:

Para cambiar de modo **PIP** a modo **AUTO-DISP**, cambiar primero a modo **DISP**.

VERÄNDERUNG DES STEP-VOLUMENS

Hinweis:

Nach der Erkennung der Spitzen-Größe erscheint auf dem Display das abzugebende Volumen.

Werkseitig ist als Volumen pro Step 10% des Nennvolumens eingestellt.

ADJUSTING STEP VOLUME

Note:

After the tip size has been recognized, the dispensing volume is shown on the display. The default step volume is 10% of the nominal capacity.

RÉGLAGE DU VOLUME D'UN ALIQUOT

Remarque:

Une fois la taille de la seringue identifiée, le volume de distribution est affiché. Le volume par étape de distribution est de 10% de la capacité nominale de la seringue, conformément à l'ajustage par défaut.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE PASO

Nota:



Una vez identificado el tamaño de la punta, el volumen de dosificación aparece en la pantalla. El volumen por paso de dosificación es del 10% de la capacidad nominal de la punta, conforme al ajuste de fábrica.

1. Nach einmaligem Drücken der **MENU**-Taste erscheint die Volumenanzeige (**VOL**).
2. Durch die Betätigung der ∇ -Tasten erfolgt die Auswahl eines anderen Volumens. Anhaltendes Drücken der ∇ -Tasten führt zur schnellen Volumenveränderung.
3. Bestätigung mit **ENTER**-Taste.

1. Press the **MENU** key once. The volume (**VOL**) is shown on the display.
2. Use the ∇ keys to select the appropriate volume. Holding down the ∇ keys will accelerate the rate of change.
3. Confirm the volume selection by pressing **ENTER**.

1. Appuyer une fois sur le bouton **MENU**. Le volume (**VOL**) est affiché.
2. Utiliser les boutons ∇ pour sélectionner le volume adéquat. En maintenant enfoncés les boutons ∇ , la fréquence de changement sera accélérée.
3. Valider la sélection du volume en appuyant sur **ENTER**.

1. Accionar el botón **MENU** una sola vez. El volumen (**VOL**) aparece en la pantalla.
2. Utilizar los botones ∇ para seleccionar el volumen apropiado. Se efectúa una modificación rápida del volumen al mantener apretado el botón ∇ .
3. Confirmar la selección del volumen apretando el botón **ENTER**.

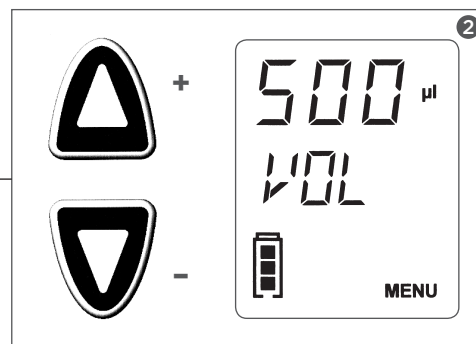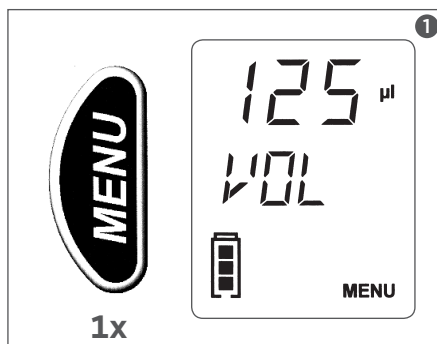

VERÄNDERUNG AUFSAUGUND ABGABEGESCHWINDIGKEIT

1. Durch anhaltendes Drücken der **MENU**-Taste (>3s) gelangt man zur Einstellung der Aufsauggeschwindigkeit. Der Pfeil für die Einstellung der Aufsauggeschwindigkeit ist sichtbar. Drei verschiedene Aufsauggeschwindigkeiten stehen zur Verfügung.

Hinweis:

Kleinste Geschwindigkeit:
Der Rahmen des Pfeils mit einem Segment ist zu erkennen.

Größte Geschwindigkeit:
Der Rahmen des Pfeils mit drei Segmenten ist zu erkennen.

ADJUSTING ASPIRATION AND DISPENSING SPEED

1. Hold down the **MENU** key (>3s) to adjust the aspiration speed. The arrow for selection of aspiration speed lights up on the display. Choose between three different aspiration speeds.

Note:

Lowest speed:
Display shows outline of arrow with one bar.

Highest speed:
Display shows outline of arrow with three bars.

RÉGLAGE DE LA VITESSE D'ASPIRATION ET DE DISTRIBUTION

1. Maintenir le bouton **MENU** enfoncé (>3s) pour régler la vitesse d'aspiration. La flèche pour le réglage de la vitesse d'aspiration apparaît. Choisissez entre trois différentes vitesses d'aspiration.

Remarque:

Vitesse minimale:
L'affichage présente le contour de la flèche avec un segment.

Vitesse maximale:
L'affichage présente le contour de la flèche avec trois segments.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE ASPIRACIÓN Y DE DOSIFICACIÓN

1. Mantener apretado el botón **MENU** (>3s) para ajustar la velocidad de aspiración. La flecha para el ajuste de la velocidad de aspiración es visible. Elija entre tres diferentes velocidades de aspiración.

Nota:

Velocidad mínima:
Aparece en la pantalla el contorno de la flecha con uno segmento.






Velocidad máxima:
Aparece en la pantalla el contorno de la flecha con tres segmentos.

2. Durch Betätigung der ∇ -Tasten wird diese eingestellt.
3. Bestätigung mit **ENTER**-Taste.
4. Danach wird der Abgabepfeil angezeigt. Durch Betätigung der ∇ -Tasten wird die Abgabegeschwindigkeit eingestellt.
5. Nach Betätigung der **ENTER**-Taste wird die Einstellung übernommen und man gelangt automatisch ins Hauptmenü.

2. Use the ∇ keys to select aspiration speed.
3. Confirm aspiration speed setting by pressing **ENTER**.
4. The down arrow appears on the display.
5. Use the ∇ keys to select dispensing speed.
6. Confirm settings by pressing **ENTER**. You are returned to the main menu.

2. Utiliser les boutons ∇ pour sélectionner la vitesse d'aspiration.
3. Valider le réglage de la vitesse d'aspiration en appuyant sur **ENTER**.
4. La flèche pointée vers le bas apparaît.
5. Utiliser les boutons ∇ pour sélectionner la vitesse de distribution.
6. Valider les réglages en appuyant sur **ENTER**. Vous retournerez au menu principal.

2. Utilizar los botones ∇ para seleccionar la velocidad de aspiración.
3. Confirmar el ajuste de la velocidad de aspiración apretando el botón **ENTER**.
4. Ahora aparece la flecha apuntada hacia abajo.
5. Utilizar los botones ∇ para seleccionar la velocidad de dosificación.
6. Confirmar los ajustes apretando el botón **ENTER**. Ud. se encuentra de nuevo en el menú principal.

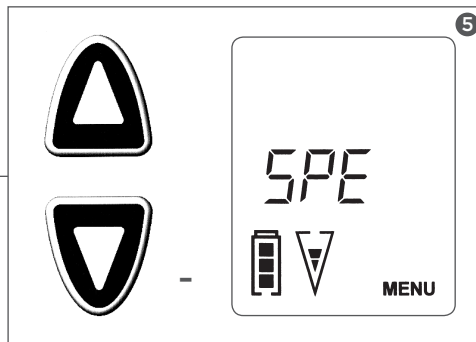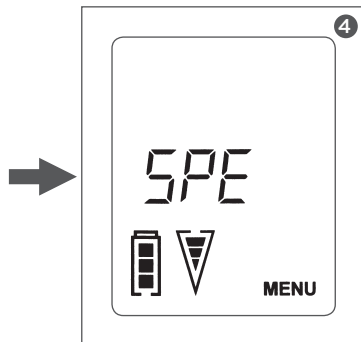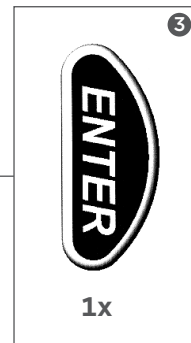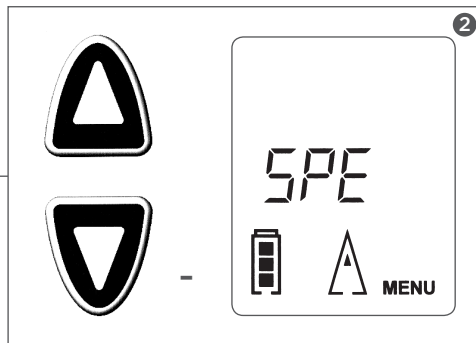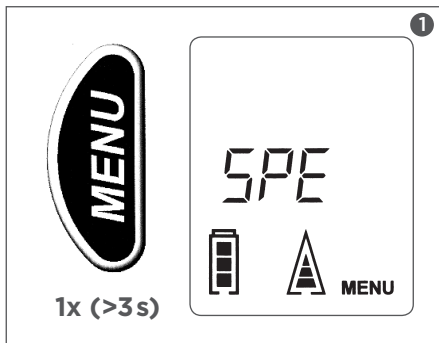

ÄNDERUNG DES FUNKTIONSMODUS

1. Durch anhaltendes Drücken der **MENU**-Taste (>3s) und anschließendem erneutem kurzen Drücken der **MENU**-Taste gelangt man zur Einstellung des Funktionsmodus.
 - Der Kolben muss sich dabei in der untersten Position befinden!
 - Es lassen sich in diesem Menü zwei Funktionsmodi auswählen (**PIP**, **DISP**).
 - Werkseitig ist der **DISP**-Modus eingestellt.
2. Durch die Betätigung der $\nabla\Delta$ -Taste kann zwischen den Modi gewechselt werden.
3. Bestätigung mit **ENTER**-Taste.

CHANGING MODE




1. Hold down the **MENU** key (>3s) and then press it again briefly.
 - The mode can then be selected.
 - Make sure that plunger is at lowest position!
 - Modes available are **PIP** and **DISP**.
 - **DISP** is the default mode.
2. Use the $\nabla\Delta$ keys to select desired mode.
3. Confirm setting by pressing **ENTER**.

CHANGEMENT DE MODE

1. Maintenir le bouton **MENU** enfoncé (>3s) et ensuite appuyer brièvement à nouveau.
 - Maintenant le mode peut être sélectionné.
 - S'assurer que le piston se trouve dans la position la plus basse!
 - Les modes disponibles sont **PIP** et **DISP**.
 - **DISP** est le mode standard par défaut.
2. Utiliser les boutons $\nabla\Delta$ pour sélectionner le mode désiré.
3. Valider le réglage en appuyant sur **ENTER**.

CAMBIO DE MODO

1. Mantener apretado el botón **MENU** (>3s) y – después de soltarlo – accionarlo de nuevo brevemente.
 - Ahora se puede seleccionar el modo.
 - Verificar que el émbolo esté en la posición más baja!
 - Los modos disponibles son **PIP** y **DISP**.
 - **DISP** es el modo estándar conforme al ajuste de fábrica.
2. Utilizar los botones $\nabla\Delta$ para seleccionar el modo deseado.
3. Confirmar el ajuste apretando el botón **ENTER**.

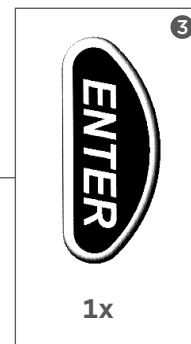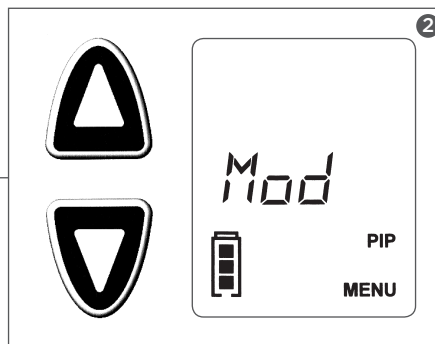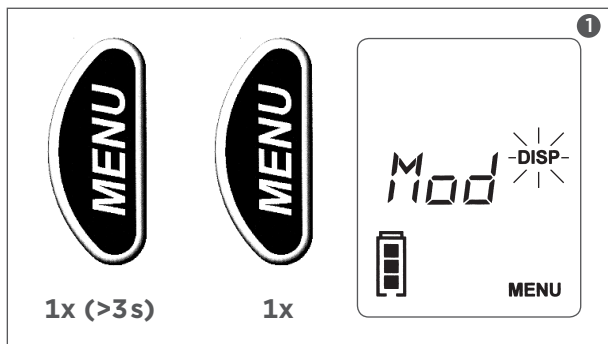

SELEKTION VON KOMPATIBLEN SPITZEN

Kompatible Spitzen, die nicht von Gilson hergestellt wurden, werden als Fremdspitzen erkannt (siehe **EINLEGEN DER SPITZEN** Seite 16). Beim Einlegen eines kompatiblen Dispenser-Tips springt die Anzeige automatisch in die Tip-Auswahl.

Werkseitig wird die 5 mL Spitze blinkend angezeigt, unabhängig von der eingelegten Spitze. 10 möglichen Tip-Größen stehen zur Auswahl.

1. Die Spitzengröße kann durch die Betätigung der $\nabla\Delta$ -Taste ausgewählt werden.
2. Bestätigung mit **ENTER**-Taste.

USE OF COMPATIBLE TIPS

Compatible dispenser tips which are not manufactured by Gilson are not encoded for size. These tips can still be used with the REPETMAN (see **INSERTING TIPS**, on page 16). After insertion of one of these tips, the display will automatically go to tip selection mode.

By default, the 5 mL tip is displayed flashing regardless of the inserted tip. Ten possible tip sizes are available.

1. Use the $\nabla\Delta$ keys to select appropriate tip size.
2. Confirm setting by pressing **ENTER**.

COMPATIBILITÉ AVEC DES SERINGUES D'AUTRES FABRICANTS

Les seringues compatibles non originaires de Gilson seront identifiées par l'appareil comme seringues d'autres fabricants (voir **INSTALLATION DES SERINGUES**, page 16). En logeant une seringue compatible, l'indication pour la sélection de seringues est automatiquement affichée.

Conformément à l'ajustage effectué en usine, la seringue de 5 mL est affichée clignotant par défaut. Dix tailles de seringues différentes sont disponibles.


1. Utiliser les boutons $\nabla\Delta$ pour sélectionner la taille de seringue adéquate.
2. Valider le réglage en appuyant sur **ENTER**.

UTILIZACIÓN DE PUNTAS COMPATIBLES

Las puntas de dosificación compatibles no fabricadas por Gilson las identifica el aparato como puntas de otros fabricantes (ver **INSERCIÓN DE LAS PUNTAS**, pág. 16). Al colocar una punta de dosificación compatible la indicación para la selección de puntas aparece automáticamente en la pantalla.

Conforme al ajuste de fábrica, se indica en la pantalla la punta de 5 mL parpadeando, independiente de la punta colocada. Están disponibles 10 diferentes tamaños de punta.

1. Utilizar los botones $\nabla\Delta$ para seleccionar el tamaño de punta apropiado.
2. Confirmar el ajuste apretando el botón **ENTER**.

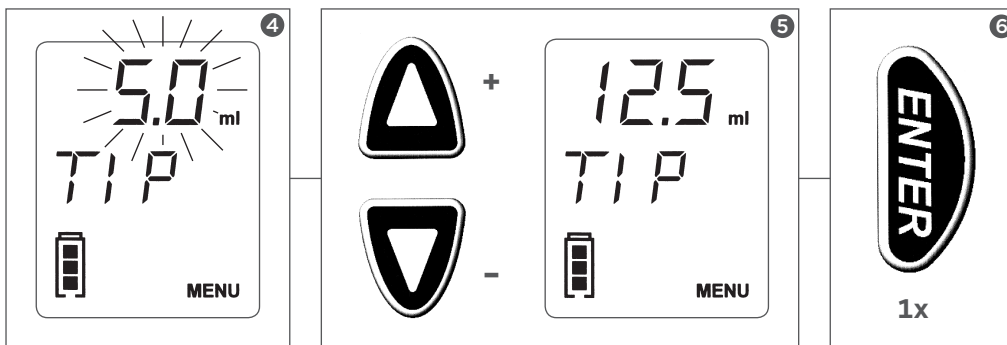

SELEKTION VON KOMPA- TIBLEN SPITZEN

- FORTSETZUNG -

Achtung!

Beim Einlegen der nächsten Fremdspitze wird das Volumen der zuletzt ausgewählte Fremdspitze blinkend angezeigt. Bestätigung mit **ENTER**.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Gebrauchsanleitung lag eine Kompatibilität zwischen dem REPETMAN und folgenden Dispenser-Tips vor:

- REPET-TIPS (Gilson S.A.S., Frankreich)
- PD-Tips (BRAND GMBH + CO KG, Deutschland)
- Encode™ tips (Rainin Instrument LLC, USA)
- Combitips®, Combitips® plus, Combitips advanced® (Eppendorf AG, Deutschland)
- ritips® (ritter GmbH, Deutschland)
- DISTRITIPS® (Gilson S.A.S., Frankreich)
- Fisherbrand® Dispenser-Tips (Fisher Scientific, USA)
- VWRbrand® Combi-Syringes (VWR Scientific Holding Corp., USA.)

USE OF COMPATIBLE TIPS

- CONTINUED -

Caution!

For convenience, when inserting the next unencoded tip, the previously selected tip size will come up first flashing on the menu. Confirm by pressing **ENTER**.

At the time of printing of this operating manual, the following dispenser tips were compatible with REPETMAN:

- REPET-TIPS (Gilson S.A.S., France)
- PD-Tips (BRAND GMBH + CO KG, Germany)
- Encode™ tips (Rainin Instrument LLC, USA)
- Combitips®, Combitips® plus, Combitips advanced® (Eppendorf AG, Germany)
- ritips® (ritter GmbH, Germany)
- DISTRITIPS® (Gilson S.A.S., France)
- Fisherbrand® Dispenser-Tips (Fisher Scientific, USA)
- VWRbrand® Combi-Syringes (VWR Scientific Holding Corp., USA)

COMPATIBILITÉ AVEC DES SERINGUES D'AUTRES FABRICANTS

- SUITE -

Attention!

En insérant une nouvelle seringue d'un autre fabricant le volume de la dernière seringue sélectionnée clignote sur l'affichage. Valider par **ENTER**.

Au moment de l'impression du présent mode d'emploi il existe une compatibilité entre REPETMAN et les seringues suivantes:

- Seringues REPET-TIPS (Gilson S.A.S., France)
- DD-Tips (BRAND GMBH + CO KG, Allemagne)
- Encode™ tips (Rainin Instrument LLC, USA)
- Combitips®, Combitips® plus, Combitips advanced® (Eppendorf AG, Allemagne)
- ritips® (ritter GmbH, Allemagne)
- DISTRITIPS® (Gilson S.A.S., France)
- Fisherbrand® Dispenser-Tips (Fisher Scientific, USA)
- VWRbrand® Combi-Syringes (VWR Scientific Holding Corp., USA)

UTILIZACIÓN DE PUNTAS COMPATIBLES

- CONTINUACIÓN -

¡Atencion!

Al colocar la próxima punta de otro fabricante parpadea en la pantalla la última punta seleccionada de otro fabricante. Confirmar apretando el botón

En el momento de la impresión de las presentes instrucciones de manejo ha existido compatibilidad entre el REPETMAN y las siguientes puntas de dosificación:

- Puntas REPET (Gilson S.A.S., Francia)
- Puntas Repet (BRAND GMBH + CO KG, Alemania)
- Encode™ tips (Rainin Instrument LLC, USA)
- Combitips®, Combitips® plus, Combitips advanced® (Eppendorf AG, Alemania)
- ritips® (ritter GmbH, Alemania)
- DISTRITIPS® (Gilson S.A.S., Francia)
- Fisherbrand® Dispenser-Tips (Fisher Scientific, EE.UU.)
- VWRbrand® Combi-Syringes (VWR Scientific Holding Corp., EE.UU.)

RESTHUB

Die Resthubsperrung verhindert die Abgabe des letzten, unvollständigen Steps. Auf dem Display erscheint ▽. Durch anhaltendes Drücken der **STEP**-Taste wird die Restflüssigkeit entleert.

FREISTRALHDOSIERUNG

Ab einem Nennvolumen von 5 mL ist die Abgabegeschwindigkeit werksseitig so eingestellt, dass das Dosieren ohne Kontakt zur Gefäßwand erfolgen kann (Freistrahldosierung). Durch Änderung der Geschwindigkeit kann dieser Zustand modifiziert werden (Seite 28).

WARTUNG UND REINIGUNG

REPETMAN ist werkseitig kalibriert und wartungsfrei. Bei Verschmutzung das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen (Wasser oder verdünnte Seifenlösung). **Der REPETMAN darf nicht auseinandergeschraubt werden**

WERKSZUSTAND

Um den REPETMAN in den Werkszustand zurückzusetzen, die **MENU**-Taste und die **ENTER**-Taste gleichzeitig über eine Dauer von >3s betätigen, dabei muss der Kolben in der untersten Position sein.

RESIDUAL STROKE

A lock prevents the residual stroke from being dispensed as a regular dispensed or pipetted volume. The symbol ▽ indicates this remaining volume. It can be discharged by holding the **STEP** key.

“FREE-JET DISPENSING”

When tips with volumes of 5 mL or larger are selected, the default dispensing speed adjusts to allow accurate dispensing without contacting the walls of vessel (free—jet dispensing). This can be overridden by selecting a different speed (page 28).

MAINTENANCE AND CLEANING

REPETMAN is calibrated at the factory and is maintenance-free. If required, clean the instrument with a cloth dampened with water or a mild soap solution. **REPETMAN must not be dismantled.**

DEFAULT SETTINGS

To revert REPETMAN to its factory default settings, simultaneously press the **MENU** and **ENTER** keys for >3 seconds, with the plunger in the lowest position.

SURPLUS DE COURSE

Un blocage de course empêche de délivrer le surplus de course comme un volume délivré ou pipeté. Le symbole ▽ indique que ce volume restant peut être évacué en maintenant enfoncé le bouton **STEP**.

DISTRIBUTION À JET LIBRE

En cas d'une sélection de seringues à partir d'un volume de 5 mL, la vitesse de distribution est ajustée de manière à permettre une distribution précise sans contact avec les parois du récipient (distribution à jet libre). Ceci peut être supprimé par sélection d'une vitesse différente (page 28).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REPETMAN a été calibré en usine et ne nécessite aucun entretien. Si besoin est, essuyer l'appareil à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau ou d'une solution légèrement savonneuse. **Ne pas démonter REPETMAN.**

AJUSTAGE EN USINE

Pour reconfigurer REPETMAN avec les paramètres d'usine, appuyer simultanément sur les boutons **MENU** et **ENTER** et les maintenir enfoncés pendant plus de 3 secondes, avec le piston se trouvant en position inférieure.

SOBREEMBOLADA

Un bloqueo de la sobreembolada impide que el volumen residual sea dosificado o pipeteado como volumen regular. El símbolo ▽ indica este volumen residual que puede ser expulsado manteniendo apretado el botón **STEP**.

DOSIFICACIÓN DE CHORRO LIBRE

Al seleccionar puntas a partir de un volumen de 5 mL, se ajusta la velocidad de dosificación de tal modo que se posibilita una dosificación exacta sin contacto con las paredes del recipiente (dosificación de chorro libre). Esto se puede suprimir al seleccionar una velocidad diferente (pág. 28).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

REPETMAN ha sido calibrado en fábrica y no necesita ningún mantenimiento específico. En caso necesario, limpiar el exterior del instrumento con un paño humedecido con agua o con una solución de jabón suave. **No desmontar el REPETMAN.**

AJUSTE DE FÁBRICA

Para restablecer el ajuste de fábrica REPETMAN, accionar simultáneamente los botones **MENU** y **ENTER** manteniéndolos apretados por un tiempo >3 segundos, estando el émbolo en la posición inferior.

STÖRUNG – WAS TUN?

STÖRUNG	ERROR-ANZEIGE IM DISPLAY	MÖGLICHE URSACHE	WAS TUN?
Spitze tropft	Keine Anzeige	Spitze undicht	Spitze austauschen
Display-Anzeige schwach Geschwindigkeit reduziert.	Im Display blinkt die Batterieanzeige	Akku-Pack leer	Akku-Pack laden oder durch geladenen Akku-Pack ersetzen. 1. Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER -Taste Menü-Führung beachten! Display-Anzeige: CLO (Close). 2. Verschlussknopf schließen. Display-Anzeige: rEF (Referenzfahrt). 3. Betätigen der STEP -Taste. Achtung: Restmedium wird bei Referenzfahrt (rEF) abgegeben. Geeignetes Auffanggefäß für die Proben verwenden (siehe Seite 5, Punkt 10).
Gerät reagiert nicht	ERR 001	<p>Motor blockiert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verschlussknopf während des Aufsaug- oder Abgabevorgangs geöffnet. • Verschlussknopf im unteren Drittel der Spitze geöffnet. 	<p>1. Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER-Taste Menü-Führung beachten!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akku-Pack laden oder ersetzen. • Aufsaug-, Abgabegeschwindigkeit reduzieren. <p>Display-Anzeige: rEF (Referenzfahrt).</p> <p>2. Betätigen der STEP-Taste. Achtung: Restmedium wird bei Referenzfahrt (rEF) abgegeben. Geeignetes Auffanggefäß für die Proben verwenden (siehe Seite 5, Punkt 10).</p>
Gerät reagiert nicht	ERR 002	<ul style="list-style-type: none"> • Akku-Pack entladen. • Viskosität ist zu hoch (siehe Seite 7). • Spitzenöffnung ist nicht frei. 	<p>1. Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER-Taste Menü-Führung beachten!</p> <p>2. Display-Anzeige: OPE (Open). Verschlussknopf bis zum oberen Anschlag öffnen.</p>
Gerät reagiert nicht	ERR TIP	Verschlussknopf zu früh geöffnet (innerhalb des letzten Drittels des Nennvolumens der Spitze).	

STÖRUNG – WAS TUN? - FORTSETZUNG -

STÖRUNG	ERROR-ANZEIGE IM DISPLAY	MÖGLICHE URSACHE	WAS TUN?
Gerät reagiert nicht - Fortsetzung -	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Display-Anzeige: out TIP und CLO im Wechsel Spitze entnehmen und ohne Spitze Verschlussknopf schließen. Der REPETMAN führt automatisch eine Referenzfahrt durch. Display-Anzeige: no TIP. Neue Spitze einlegen (siehe Seite 16).
Gerät reagiert nicht.	ERR 003	Fehler in der Elektronik oder Spitzenaufnahme nicht in der untersten Position beim Spitzenwechsel.	<ol style="list-style-type: none"> Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER-Taste. Menü-Führung beachten! <ul style="list-style-type: none"> Display rEF (Referenzfahrt). Betätigen der STEP-Taste. <p>Achtung: Restmedium wird bei Referenzfahrt (rEF) abgegeben. Geeignetes Auffanggefäß für die Proben verwenden (siehe Seite 5, Punkt 10). Falls der Fehler bestehen bleibt - Akku-Pack heraus-nehmen und erneut einsetzen (Reset). Bleibt Error-Mel-dung immer noch bestehen - Gerät zur Reparatur einsenden.</p>
Kein akustisches Signal und keine leuchtende LED an der Ladestation beim Einlegen des Repet man* in die Ladestation.	ACC	<ul style="list-style-type: none"> Kein Akku-Pack im Gerät. Akku-Pack unsachgemäß eingelegt. Akku-Pack defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Akku-Pack einlegen. Überprüfen, ob die elektrischen Kontakte des Akku-Packs und die des Gerätes Kontakt haben. Akku-Pack ersetzen.
Rahmen der Batterie-anzeige blinkt	Keine Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Wechsel oder Einsatz eines neuen Akku-Packs. 	<ul style="list-style-type: none"> Akku-Pack für mindestens 3,5h im REPETMAN laden.
Dosiervorgang unterbrochen Achtung!		Dosiervorgang unterbrochen durch	
Unvollständiges Volumen abgegeben.	ERR VOL	<ul style="list-style-type: none"> Betätigung der Δ-Taste während der Flüssigkeitsabgabe elektronische Störungen. 	<ol style="list-style-type: none"> Fehlerbestätigung durch Betätigung der ENTER-Taste. Neuen Dosiervorgang durch die Betätigung der STEP-Taste.

Hinweis:

Bei anderen evtl. auftretenden Fehlercodes Akku-Pack herausnehmen und erneut einsetzen. Lässt sich der Fehler damit nicht beseitigen, so ist das Gerät zur Reparatur einzuschicken.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	ERROR MESSAGE DISPLAYED	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Tip dripping	No message	Leaking tip	Replace tip
Faint display; reduced speed.	Battery symbol flashing	Battery low	Recharge battery pack or replace with charged battery pack.
Instrument not responding.	ERR 001	<ul style="list-style-type: none"> Locking lever not engaged during aspirating or dispensing. Locking lever open at lower third of the tip. 	<ol style="list-style-type: none"> Press ENTER to confirm error. <p>Follow MENU instructions to avoid instrument damage!</p> <p>Display: CLO (Close).</p> <ol style="list-style-type: none"> Engage the locking lever. <p>Display: rEF (Reference run).</p> <ol style="list-style-type: none"> Press the STEP key. <p>Attention: Liquid remaining in tip will be discharged during the reference run (rEF). Discharge sample into a suitable vessel (see pages 5, point 10).</p>
Instrument not responding.	ERR 002	<p>Motor blocked</p> <ul style="list-style-type: none"> Battery low. Viscosity is too high (see page 7). Tip orifice obstructed. 	<ol style="list-style-type: none"> Press ENTER to confirm error. <p>Follow MENU instructions to avoid instrument damage!</p> <ul style="list-style-type: none"> Recharge or replace battery pack. Reduce aspirating/dispensing speed. <p>Display: rEF (Reference run).</p> <ol style="list-style-type: none"> Press the STEP key <p>Attention: Liquid remaining in tip will be discharged during the reference run (rEF). Discharge sample into a suitable vessel (see pages 5, point 10).</p>
Instrument not responding.	ERR TIP	Locking lever opened too early within the lower third of the tip.	<ol style="list-style-type: none"> Press ENTER to confirm error. <p>Follow MENU instructions to avoid instrument damage!</p> <ol style="list-style-type: none"> Display: OPE (Open). Push the locking lever to its upper stop.

TROUBLESHOOTING - CONTINUED-

PROBLEM	ERROR MESSAGE DISPLAYED	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Instrument not responding - continued -	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 3. Display alternating between out TIP and CLO. Remove tip and close locking lever (without tip). 4. REPETMAN automatically carries out a reference run. 5. Display: no TIP Insert new tip (see page 16).
Instrument not responding.	ERR 003	Electronic fault or tip connector not at lowest position when inserting new tip.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press ENTER to confirm error. 2. Follow MENU instructions: <ul style="list-style-type: none"> • Display rEF (reference run). • Press STEP Key. <p>Attention: Liquid remaining in tip will be discharged during reference run (rEF). Discharge sample into suitable vessel (see page 5, point 10). If error message is still shown on the display remove battery pack and insert it again (reset). If this does not solve the problem send instrument back for repair.</p>
No tone, no light when placing the REPETMAN into the charging dock.	ACC	<ul style="list-style-type: none"> • Instrument contains no battery. • Battery pack inserted improperly. • Battery pack faulty. 	<ul style="list-style-type: none"> • Insert battery pack. • Make sure battery contacts are aligned with contacts. • Replace battery pack.
Charge—indicator is flashing	-	Removal or insertion of a new battery pack	<ul style="list-style-type: none"> • Charge battery pack for at least 3.5 hours inside the REPETMAN.
Dispensing process interrupted. Attention! Volume not completely discharged.	ERR VOL	Dispensing process interrupted by: <ul style="list-style-type: none"> • Pressing the Δ key during dispensing. • electronic faults. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press ENTER to confirm error. 2. Restart dispensing by pressing the STEP key.

Note:

If other error messages are displayed, remove battery pack and insert it again. If this does not solve the problem, send instrument in for repair.

PROBLEMES POSSIBLES - QUE FAIRE ?

PROBLÉMES POSSIBLES	MESSAGE D'ERREUR SUR L'AFFICHAGE	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE ?
La seringue goutte.	Aucun message	Seringue non étanche.	Remplacer la seringue.
Affichage de faible intensité; vitesse réduite.	Témoin de charge de la batterie clignote.	Energie de batterie faible.	Recharger la batterie ou la remplacer par une batterie chargée.
		<ul style="list-style-type: none"> Touche de verrouillage pas enclenchée pendant l'aspiration ou la distribution. Touche de verrouillage ouverte ouverte dans le tiers inférieur de la seringue. 	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur ENTER pour confirmer l'erreur. Suivre les instructions à l'affichage! <p>Affichage: CLO (Close)</p> <ol style="list-style-type: none"> Enclencher la touche à verrouillage. Affichage: rEF (Reference run - Test de référence) Appuyer sur le bouton STEP. <p>Attention: du liquide restant dans la seringue sera évacué pendant le test de référence (rEF). Evacuer le liquide dans un récipient adéquat (page 5, al. 10).</p>
L'appareil ne répond pas.	ERR 001		
		Moteur bloqué	
		<ul style="list-style-type: none"> Energie de batterie faible Viscosité trop élevée (voir page 7). Orifice de la seringue obstrué. 	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur ENTER pour confirmer l'erreur. Suivre les instructions à l'affichage! <ul style="list-style-type: none"> Recharger batterie ou la remplacer. Réduire la vitesse d'aspiration et de distribution. <p>Affichage: rEF (Reference run - Test de référence)</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton STEP. <p>Attention: du liquide restant dans la seringue sera évacué pendant le test de référence (rEF). Evacuer le liquide dans un récipient adéquat (page 5, al. 10).</p>
L'appareil ne répond pas.	ERR 002		
			<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur ENTER pour confirmer l'erreur. Suivre les instructions à l'affichage!
			<ol style="list-style-type: none"> Affichage: OPE (Open) Déplacer la touche de verrouillage jusqu'à sa butée supérieure.
L'appareil ne répond pas.	ERR TIP	Touche de verrouillage ouverte trop tôt (la seringue se trouvant au tiers inférieur).	

PROBLEMES POSSIBLES - QUE FAIRE ? - SUITE -

PROBLÉMES POSSIBLES	MESSAGE D'ERREUR SUR L'AFFICHAGE	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE ?
L'appareil ne répond pas. - suite -	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Affichage alternant entre out TIP et CLO. Enlever la seringue et fermer la touche à verrouillage (sans seringue). REPETMAN réalise le test de référence automatiquement. Affichage: no TIP Installer une nouvelle seringue (voir page 16).
L'appareil ne répond pas	ERR 003	Erreur électronique ou pince de fixation des seringues pas à la position plus basse quand la seringue est changée.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur ENTER pour confirmer l'erreur. Suivre les instructions sur l'affichage! <ul style="list-style-type: none"> Affichage: rEF (Reference run - Test de référence) Appuyer sur le bouton STEP <p>Attention: du liquide restant dans la seringue sera évacué pendant le test de référence (rEF). Purger le liquide dans un récipient adéquat (voir page 5, al.10). S'il n'y a aucun changement, retirer la batterie et la remettre (reset). Si l'alarme persiste, envoyer l'appareil en réparation.</p>
Pas de signal sonore, pas de témoin allumé quand l'appareil est posé sur le chargeur.	ACC	<ul style="list-style-type: none"> Aucune batterie n'a été installée dans l'appareil. La batterie n'a pas été installée correctement. La batterie est défectueuse. 	<ul style="list-style-type: none"> Installer une batterie. S'assurer qu'il existe une connexion entre les contacts de la batterie et ceux dans l'appareil. Remplacer la batterie.
Le témoin de charge de la batterie clignote.	Aucun message	<ul style="list-style-type: none"> Enlèvement ou installation d'une nouvelle batterie. 	<ul style="list-style-type: none"> Charger la batterie pendant 3,5 heures au minimum à l'intérieur du REPETMAN.
L'action de distribution a été interrompue. Attention: Un volume incomplet a été distribué.	ERR VOL	<p>Action de distribution interrompue par :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le bouton Δ pendant le distribution. Problème électronique. 	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur ENTER pour confirmer l'erreur. Appuyer sur STEP pour exécuter une nouvelle étape de distribution.

Remarque:

En cas d'autres messages d'erreur sur l'affichage, retirer la batterie et l'installer à nouveau. Si l'erreur persiste, renvoyer l'appareil pour réparation.

¿QUÉ HACER EN CASO DE AVERÍA?

AVERÍA	AVISO DE FALLO EN LA PANTALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La punta gotea.	Ningún aviso.	Punta no hermética.	Reemplazar la punta.
Indicación débil en la pantalla; velocidad reducida.	El símbolo de la batería parpadea.	Carga baja de la unidad de baterías.	Recargar la unidad de baterías o reemplazarla por una unidad de baterías cargada.
		<ul style="list-style-type: none"> Tecla de cierre no está cerrada durante la aspiración o la dosificación. Tecla de cierre abierta en el tercio inferior de la punta. 	<ol style="list-style-type: none"> Apretar el botón ENTER para confirmar el error. ¡Seguir las instrucciones en pantalla! Indicación en la pantalla: CLO (Close) Cerrar la tecla de cierre. Indicación en la pantalla: rEF (autocomprobación de referencia). Accionar el botón STEP. <p>Atención: se expulsará líquido restante en la punta durante la autocomprobación de referencia (rEF). Expulsar la muestra en un recipiente apropiado.</p>
El instrumento no responde.	ERR 001	<ul style="list-style-type: none"> Motor bloqueado Carga baja de la unidad de baterías. Viscosidad demasiado alta (ver pág. 7) Abertura de punta obstruida. 	<ol style="list-style-type: none"> Apretar el botón ENTER para confirmar el error. ¡Seguir las instrucciones en pantalla! <ul style="list-style-type: none"> Recargar la unidad de baterías o reemplazarla. Reducir la velocidad de aspiración y de dosificación. <p>Indicación en la pantalla: rEF (autocomprobación de referencia).</p> <ol style="list-style-type: none"> Accionar el botón STEP. <p>Atención: se expulsará líquido restante en la punta durante la autocomprobación de referencia (rEF). Expulsar la muestra en un recipiente apropiado.</p>
El instrumento no responde.	ERR 002	<ul style="list-style-type: none"> Abertura de punta obstruida. 	<ol style="list-style-type: none"> Apretar el botón ENTER para confirmar el error. ¡Seguir las instrucciones en pantalla!
El instrumento no responde.	ERR TIP	Tecla de cierre abierta demasiado temprano (dentro del último tercio de la capacidad de la punta).	<ol style="list-style-type: none"> Indicación en la pantalla: OPE (Open). Desplazar la tecla de cierre hasta su tope superior.

¿QUÉ HACER EN CASO DE AVERÍA? - CONTINUACIÓN -

AVERÍA	AVISO DE FALLO EN LA PANTALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El instrumento no responde - continuation -	-	-	<ol style="list-style-type: none"> En la pantalla indicación alternando entre out TIP y CLO. Retirar la punta y cerrar la tecla de cierre (sin punta). REPETMAN realiza automáticamente la autocomprobación de referencia. Indicación en la pantalla: no TIP Colocar una punta nueva (ver pág. 16).
El instrumento no responde.	ERR 003	<p>Error electrónico O conector de la punta no en posición inferior al introducir punta nueva.</p> <ul style="list-style-type: none"> No hay unidad de baterías en el aparato. Unidad de baterías no está correctamente colocada. Unidad de baterías defectuosa. 	<ol style="list-style-type: none"> Apretar el botón ENTER para confirmar el error. <p>¡Seguir las instrucciones en pantalla!</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicación en la pantalla: rEF (autocomprobación de referencia) Accionar el botón STEP. <p>Atención: se expulsará líquido restante en la punta durante la autocomprobación de referencia (rEF). Expulsar la muestra en un recipiente apropiado (ver pág. 5, punto 10). Si el instrumento sigue sin responder reemplazar la unidad de baterías (reset). Si sigue el aviso ERR 003 en la pantalla enviar el instrumento al servicio de reparación.</p>
No hay sonido ni luz al colocar el instrumento en el cargador.	ACC	<ul style="list-style-type: none"> No hay unidad de baterías en el aparato. Unidad de baterías no está correctamente colocada. Unidad de baterías defectuosa. 	<ul style="list-style-type: none"> Colocar la unidad de baterías. Verificar que coincidan los contactos de la unidad de baterías y los en el instrumento. Reemplazar la unidad de baterías.
El indicador de baterías parpadea	Ningún aviso	Unidad de baterías retirada o nueva unidad colocada.	<ul style="list-style-type: none"> Cargar la unidad de baterías durante por lo menos 3,5 horas dentro del REPETMAN.
Proceso de dosificación interrumpido. ¡Atención! Dosificación del volumen insuficiente.	ERR VOL	<p>Proceso de dosificación interrumpido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Accionar el botón Δ durante la dosificación de la muestra. Irregularidades electrónicas. 	<ol style="list-style-type: none"> Apretar el botón ENTER para confirmar el error. Accionar el botón STEP para iniciar un nuevo proceso de dosificación.

Nota:

En caso de otros avisos de fallo en la pantalla retirar y colocar nuevamente la unidad de baterías. Si eso no sirve, enviar el instrumento al servicio de reparación

TECHNISCHE DATEN

Akku-Pack:

Nickel-Metallhydrid Akku-Pack:
NiMH, 4 x AAA-Zellen,
4,8 V/700 mAh

Ladezeiten bei leerem Akku-Pack:

- im Akku-Pack-Ladeschacht:
ca. 2,5 h,
- im REPETMAN: ca. 3,5h,
- wenn die Kapazität des
Akku-Packs nachläßt,
Akku-Pack in separatem
Ladeschacht der Ladestation
laden.

Akku-Pack-Betriebsdauer:

Mit einem voll geladenen Akku-Pack
ist ein Dauerbetrieb von 2,5 h mit
einem 12,5 mL REPET-TIP möglich.



Mit diesem Zeichen bestätigen wir,
dass das Produkt den in den EG-
Richtlinien festgelegten Anforder-
ungen (In Vitro Diagnostik, Medizin-
Geräte (98/79/EC),
Sicherheitsrichtlinien für den
Gebrauch von elektrischen
Laborgeräten, Niedervolt-Richtlinie
(2014/35/EU), elektromagnetische
Kompatibilität, (2014/30/EU))
entspricht und den festgelegten
Prüfverfahren unterzogen wurde.

TECHNICAL DATA

Battery pack:

Rechargeable Nickel Metal Hydride
battery pack:
NiMH, 4 x AAA cells,
4,8 V/700 mAh

Charging times for empty battery pack:

- in battery compartment of
charging dock: approx. 2.5h,
- inside the REPETMAN: approx.
3.5h,
- when battery capacity
starts to diminish, recharge
battery pack in the battery
compartment of the charging
dock.

Battery pack capacity:

A full charge gives approx. 2.5 hours
of continuous work with a 12.5 mL
REPET-TIP.



This sign certifies that the product
meets the requirements of the EC
directives (In Vitro Diagnostic
Medical Devices (98/79/EC), Safety
requirements for electrical
laboratory use, Low voltage
directive (2014/35/EU),
Electromagnetic Compatibility, EMC
(2014/30/EU)) and has been tested
according to the specified test
methods.

DONNÉES TECHNIQUES

Batterie:

Batterie de type hydrure métallique
de nickel, rechargeable:
NiMH, 4 x AAA
4,8 V/700 mAh

Durée de charge pour batterie:

- Sur le compartiment pour la
batterie du chargeur: env. 2,5h,
- à l'intérieur du REPETMAN:
env. 3,5h,
- quand l'énergie de la batterie
commence à faiblir, recharger
la batterie sur le compartiment
correspondant du chargeur.

Capacité de la batterie:

Une batterie totalement chargée
permet un fonctionnement continu
de l'appareil de 2,5 heures en
utilisant une seringue REPET-TIP de
12,5 mL.



Avec ce signe nous attestons que ce
produit répond aux exigences fixées
dans les directives CE (Dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro
(98/79/CE), (2014/35/EU) relative
à la sécurité des appareils
électriques de laboratoire,
(2014/30/EU) relative à la
compatibilité électromagnétique))
et a été soumis aux essais
déterminés.

DATOS TÉCNICOS

Unidad de baterías:

unidad de baterías nickel-hidruro
metálico, recargable:
NiMH, 4 x tipo AAA,
4,8 V/700 mAh

Tiempo de recarga para unidad de baterías:

- en el compartimento del
cargador para la unidad de
baterías: aprox. 2,5h,
- dentro del REPETMAN:
aprox. 3,5h,
- cuando la capacidad de la
unidad de baterías empieza
a disminuir, recargar ésta
en el compartimento
correspondiente del cargador.

Capacidad de la unidad de baterías:

Una plena capacidad permite un
trabajo continuo de aprox. 2,5 horas
con una punta REPET de 12,5 mL.



Este distintivo certifica que el
producto cumple con los
requerimientos de las directivas CE
(diagnóstica in vitro para productos
sanitarios (98/79UE), requerimientos
de seguridad eléctrica para el uso en
laboratorios (2014/35/EU),
compatibilidad elec-tromagnética,
EMC (2014/30/EU)) y ha sido
sometido a ensayos conforme a los
métodos especificados.

GENAUIGKEITSTABELLE

Die Messungen wurden mit Original REPET-TIPS von Gilson durchgeführt. Als Probenflüssigkeit wurde aqua dest. verwendet.

ACCURACY TABLE

Measurements were carried out using original Gilson REPET-TIPS and distilled water.



TABLE DE PRÉCISION

Les mesures ont été effectuées en utilisant des seringues REPET-TIPS Gilson et de l'eau distillée.

TABLA DE PRECISIÓN

Las mediciones se han efectuado utilizando puntas REPET originales de Gilson y agua destilada.

REPET-TIP REPET-TIP REPET-TIP PUNTA REPET	VOLUMENBEREICH VOLUME RANGE GAMMA DE VOLUMEN GAMMA DE AJUSTE	UNTERTEILUNG SUBDIVISION SUBDIVISIÓN GRADUACIÓN	R* / A* / E* / E* < ± %				VK* / CV* / CV* / CV* < %				
			NENNVOLUMEN NOMINAL VOLUME VOLUME NOMINAL VOLUMEN NOMINAL	100%	50%	10%	1%	NENNVOLUMEN NOMINAL VOLUME VOLUME NOMINAL VOLUMEN NOMINAL	100%	50%	10%
0,1 mL	1 µL-100 µL	1 µL-100 µL	0,1 µL	1	1	1,6	8	0,5	1	2	12
0,5 mL	5 µL-500 µL	5 µL-100 µL 100 µL-500 µL	0,1 µL 1 µL	0,9	0,9	1	5	0,3	0,6	1	5
1 mL	10 µL-1mL	10 µL-1 mL	1 µL	0,6	0,9	1	5	0,3	0,5	0,8	4
1,25 mL	12,5 µL-1,25 mL	12,5 µL-100 µL 100 µL-1000 µL 1 mL-1,25 mL	0,5 µL 1 µL 10 µL	0,6	0,6	0,9	5	0,2	0,5	0,7	4
2,5 mL	25 µL-2,5 mL	25 µL-1000 µL 1 mL-2,5 mL	1 µL 10 µL	0,5	0,6	0,7	3,5	0,15	0,3	0,6	3
5 mL	50 µL-5 mL	50 µL-1000 µL 1 mL-5 mL	1 µL 10 µL	0,5	0,5	0,7	3,5	0,15	0,4	0,7	3
10 mL	100 µL-10 mL	100 µL-10 mL	10 µL	0,4	0,5	0,7	3,5	0,15	0,5	0,8	4
12,5 mL	125 µL-12,5 mL	125 µL-1000 µL 1 mL-10 mL 10 mL-12,5 mL	5 µL 10 µL 100 µL	0,5	0,5	0,8	3,5	0,15	0,6	1,4	6,5
25 mL	250 µL-25 mL	250 µL-10 mL 10 mL-25 mL	10 µL 100 µL	0,5	0,5	0,6	3	0,15	0,3	1,0	6
50 mL	500 µL-50 mL	500 µL-10 mL 10 mL-50 mL	10 µL 100 µL	0,5	0,5	0,5	3	0,15	0,4	1,2	9

Das Nennvolumen ist das auf dem REPET-TIP aufgedruckte maximale Volumen.
The nominal volume is the maximum volume printed on the REPET-TIP.
Le volume nominal est le volume maximal imprimé sur la seringue REPET-TIP.
El volumen nominal es el volumen máximo impreso en la punta REPET.

Die in der ISO 8655 festgelegten Toleranzen werden nicht überschritten.
The predetermined ISO 8655 tolerances were not exceeded.
Les marges de tolérance déterminées dans la norme ISO 8655 ne sont pas dépassées.
No se han sobrepasado las tolerancias predeterminadas de la norma ISO 8655.

* R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient
* A = Accuracy, CV = Coefficient of Variation
* E = Exactitude, CV = Coefficient de variation
* E = Exactitud, CV = Coeficiente de variación

BESTELLDATEN

REPETMAN
inkl. NiMH-Akku-Pack, Ladestation
mit:

Netzteil Europa (Kontinent):
Best.-Nr. F164501 230 V/50 Hz

Netzteil UK/Irland:
Best.-Nr. F164503 230 V/50 Hz

Netzteil USA und Japan:
Best.-Nr. F164502 110 V/50-60 Hz

mit Netzteil Australien:
Best.-Nr. F164504 240 V/50 Hz

Netzteil, Europa (Kontinent):
Best.-Nr. F164596 230 V/50 Hz.

Netzteil, UK/Irland:
Best.-Nr. F164597 230 V/50 Hz

Netzteil, USA und Japan:
Best.-Nr. F164598 110 V/50-60 Hz.

Netzteil, Australien:
Best.-Nr. F164599 240 V/50 Hz.

Ladestation, ohne Netzteil:
Best.-Nr. F164594.

NiMH-Akku-Pack:
Best.-Nr. F164595.

ORDERING DATA

REPETMAN
incl. NiMH battery pack, charging
dock with:

AC adapter, continental Europe:
P/N. F164501 230 V/50 Hz

AC adapter, UK/Ireland:
P/N. F164503 230 V/50 Hz

AC adapter, USA/Japan:
P/N. F164502 110 V/50-60 Hz

AC adapter, Australia:
P/N. F164504 240 V/50 Hz.

AC adapter, continental Europe:
P/N. F164596 230 V/50 Hz.

AC adapter, UK/Ireland:
P/N. F164597 230 V/50 Hz.

AC adapter, USA/Japan:
P/N. F164598 110 V/50-60 Hz.

AC adapter, Australia:
P/N. F164599 240 V/50 Hz.

Charging dock, without AC adapter:
P/N. F164594.

NiMH battery pack
P/N. F164595.

QUOTATIONS

REPETMAN
avec unité d'accumulateurs NiMH et
chargeur incl. avec:

bloc secteur Europe (Continental):
Ref. F164501 230 V/50 Hz

avec bloc secteur UK/Ireland:
Ref. F164503 230 V/50 Hz,

avec bloc secteur USA/Japon:
Ref. F164502 110 V/50-60 Hz,

avec bloc secteur Australie:
Ref. F164504 240 V/50 Hz.

Bloc secteur Europe (Continental):
Ref. F164596 230 V/50 Hz.

Bloc secteur UK/Ireland:
Ref. F164597 230 V/50 Hz.

Bloc secteur USA/Japon:
Ref. F164598 110 V/50-60 Hz.

Bloc secteur Australie:
Ref. F164599 240 V/50 Hz.

Chargeur, sans bloc secteur:
Ref. F164594.

Unité d'accumulateurs NiMH:
Ref. F164595

REFERENCIAS

REPETMAN
incl. unidad de baterías de NiMH,
cargador con:

equipo de red Europa (Continental):
Ref. F164501 230 V/50 Hz,

con equipo de red Reino Unido/
Irlanda:
Ref. F164503 230 V/50 Hz,

con equipo de red EE.UU./Japón:
Ref. F164502 110 V/50-60 Hz,

con equipo de red Australia:
Ref. F164504 240 V/50 Hz.

Equipo de red, Europa (Continental):
Ref. F164596 230 V/50 Hz

Equipo de red, Reino Unido/Irlanda:
Ref. F164597 230 V/50 Hz

Equipo de red, EE.UU./Japón:
Ref. F164598 110 V/50-60 Hz

Equipo de red, Australia:
Ref. F164599 240 V/50 Hz

Cargador, sin equipo de red:
Ref. F164594

Unidad de baterías de NiMH:
Ref. F164595

**Präzisions DISPENSER-TIPS
- REPET-TIPS - mit Typ-Codierung**

**Positive Displacement Tips
- REPET-TIPS - with tip—size
encoding**

GRÖSSE CAPACITY	VERP.-EINHEIT PACKAGE OF	UNSTERIL NON-STERILE BEST.-NR./ PART NUMBER	STERIL** STERILE** BEST.-NR./ PART NUMBER
0,1 mL	100	F164510	F164515
0,5 mL	100	F164520	F164525
1 mL	100	F164527	F164528
1,25 mL	100	F164530	F164535
2,5 mL	100	F164540	F164545
5 mL	5 mL	F164550	F164555
10 mL	100	F164557	F164558
12,5 mL	100	F164560	F164565
25 mL*	25/50***	F164570	F164575
50 mL*	25	F164580	F164585

Adapter für 25 und 50 mL REPET-TIPS, PP, autoklavierbar

Adapter for 25 und 50 mL REPET-TIPS, PP, autoclavable

VERP.-EINHEIT PACKAGE OF	UNSTERIL NON-STERILE BEST.-NR./PART NUMBER	VERP.-EINHEIT PACKAGE OF	STERIL** STERILE** BEST.-NR./ PART NUMBER
10	F164591	5	F164592

* inkl. 1 Adapter

*incl. 1 adapter

** steril/endotoxinfrei
einzeln verpackt

**sterile/free of endotoxin
single wrapped

*** REPET-TIPS 25 mL:
unsteril 50 Stück/steril 25 Stück.

***Repet-Tips 25 mL:
non-sterile pack of 50 / sterile pack
of 25.

**Seringues de precision pour
distribution - REPET-TIPS - à codage
indiquant le type de seringue**

**Puntas de desplazamiento directo
- Puntas REPET - con codificación
indicando el tipo de punta**

CAPACITÉ CAPACIDAD	EMB. STANDARD UNIDADES POR EMB.	NON STÉRILISÉES SIN ESTERILIZAR RÉF./REF.	STÉRILISÉES** ESTERILIZADAS** RÉF./REF.
0,1 mL	100	F164510	F164515
0,5 mL	100	F164520	F164525
1 mL	100	F164527	F164528
1,25 mL	100	F164530	F164535
2,5 mL	100	F164540	F164545
5 mL	100	F164550	F164555
10 mL	100	F164557	F164558
12,5 mL	100	F164560	F164565
25 mL*	25/50***	F164560	F164575
50 mL*	25	F164580	F164585

**Adaptateur pour REPET-TIPS de
25 et 50 mL, PP, autoclavable**

**Adaptador para puntas REPET de 25 y
50 mL, PP, esterilizable en autoclave**

EMB. STANDARD UNIDADES POR EMB.	NON STÉRILISÉES SIN ESTERILIZAR RÉF./REF.	EMB. STANDARD UNIDADES POR EMB.	STÉRILISÉES** ESTERILIZADAS** RÉF./REF.
10	F164591	5	F164592

*avec 1 adaptateur

*con 1 adaptador

**stérilisées, exemptes d'endotoxines
emballées séparément

**esterilizados/exentos de endotoxinas
embalaje individual

***Seringues REPET-TIPS 25 mL: non
stérilisées 50 unités, stérilisées
25 unités.

***puntas REPET de 25 mL: sin
esterilizar 50 unidades, esterilizadas
25 unidades.

ZUR REPARATUR EINSENDEN

Achtung!

Aus Sicherheitsgründen können nur saubere/dekontaminierte Geräte geprüft/repariert werden.

- Gerät gründlich reinigen und dekontaminieren.
- Schicken Sie die Pipette im Sicherheitsbeutel, den Sie mit der Pipette bekommen haben, an Ihren Händler zurück.

Zur Reparatur einsenden:

Der Rücktransport geschieht auf Gefahr und Kosten des Einsenders.

RETURN FOR REPAIR

Caution!

For safety reasons, only clean and decontaminated instruments will be accepted for inspection or repair.

- Thoroughly clean and decontaminate the instrument.
- Send back the pipette in the safety bag delivered with it to your local distributor.

Return for repair:

Return shipment has to be effected at the risk and the cost of the sender.

RETOUR EN RÉPARATION

Attention!

Par mesure de sécurité, seuls des appareils propres et décontaminés seront acceptés pour révision ou réparation.

- Nettoyer et décontaminer soigneusement l'appareil.
- Renvoyer la pipette dans le sachet de sécurité, reçu avec la pipette, à votre revendeur local.

Retour en réparation:

Tout retour est aux frais de l'expéditeur et sous sa propre responsabilité.

ENVÍOS PARA REPARACIÓN

¡Atencion!

Por motivos de seguridad sólo se aceptarán instrumentos limpios y descontaminados para inspección o reparación.

- Limpiar y descontaminar cuidadosamente el instrumento.
- Enviar el aparato al distribuidor local en el saquito de seguridad.

Envios para reparación:

Los gastos y riesgos de la devolución corren a cargo del remitente.

ENTSORGUNG

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien/Akkus und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll (unsortierter Siedlungsabfall) getrennt entsorgt werden müssen.

- Elektronische Geräte müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsprechend den nationalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.
- Batterien und Akkus enthalten Stoffe, die sich schädlich auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können. Sie müssen daher gemäß der Richtlinie 2006/66/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren fachgerecht entsprechend den nationalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Nur vollständig entladene Batterien und Akkus entsorgen.

DISPOSAL

The adjoining symbol means that storage batteries and electronic devices must be disposed of separately from household trash (mixed municipal waste) at the end of their service life.

- According to the Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) of 27 January 2003, electronic equipment requires disposal according to the relevant national disposal regulations.
- Batteries contain substances that can have harmful effects on the environment and human health. Therefore according to the Directive 2006/66/EC of the European Parliament and the Council on Waste Batteries of 6 September 2006 batteries require disposal according to the relevant national disposal regulations. Dispose of batteries only when completely discharged.



ELIMINATION

Le symbole ci-contre signifie qu'à la fin de leur durée de vie, les batteries et appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères (déchets municipaux non triés).

- Le traitement special des déchets des appareils électroniques doit être effectué selon les réglementations nationales relatives au traitement des déchets selon la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 sur les appareils électriques et électroniques usagés.
- Les batteries contiennent des substances susceptibles d'avoir un effet nocif sur l'environnement et la santé. Le traitement special de leurs déchets doit être effectué selon les réglementations nationales relatives au traitement des déchets selon la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 sur les batteries usagées. N'éliminer la batterie que quand elle est complètement déchargée.

ELIMINACIÓN

El siguiente símbolo significa que al final de su vida útil, las pilas / acumuladores y aparatos electrónicos deben descartarse separadamente de los residuos domésticos (residuos municipales mezclados).

- Según la directiva UE 2002/96/CE del Consejo y Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del 27 enero 2003 es necesario eliminar los aparatos eléctricos conforme a las normas correspondientes de la eliminación de residuos nacional.
- Las pilas o acumuladores contienen sustancias que pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Según la directiva UE 2006/66/CE del Consejo y Parlamento Europeo sobre residuos de pilas o de acumuladores del 6 septiembre 2006 es necesario eliminarlos conforme a las normas correspondientes de la eliminación de residuos nacional. Eliminar la pila / el acumulador sólo cuando esté completamente descargado.

Warnung!

Batterien und Akkus zum Entladen nicht kurzschließen!

Warning!

Do not short-circuit the battery to discharge it!

Avertissement!

Ne pas court-circuiter les piles pour les décharger!

¡Advertancia!

No cortocircuitar el acumulador / la pila para descargarlo

MÄNGELHAFTUNG

Wir haften nicht für Folgen unsachgemäßer Behandlung, Verwendung, Wartung, Bedienung oder nicht autorisierter Reparatur des Gerätes oder für Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von Verschleißteilen wie z. B. Kolben, Dichtungen, Ventilen sowie bei Glasbruch. Gleiches gilt für die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für entstandene Schäden, wenn das Gerät weiter zerlegt wurde als in der Gebrauchsanleitung beschrieben oder wenn fremde Zubehör- bzw. Ersatzteile eingebaut wurden.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

WARRANTY

We shall not be liable for the consequences of improper handling, use, servicing, operation or unauthorized repairs of the instrument or the consequences of normal wear and tear especially of wearing parts such as pistons, seals, valves and the breakage of glass as well as the failure to follow the instructions of the operating manual. We are not liable for damage resulting from any actions not described in the operating manual or if non-original parts have been used.

Subject to technical modification without notice. Errors excepted.

GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité en cas de conséquences d'un traitement, d'une utilisation, d'un entretien et d'une manipulation incorrecte, d'une réparation non-autorisée de l'appareil ou d'une usure normale, notamment des pièces d'usure, telles que les pistons, les joints d'étanchéité, et les soupapes. Le même vaut pour ne pas avoir observé le mode d'emploi. Nous declinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'actions non décrites dans le mode d'emploi ou bien si des pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine du fabricant, ont été utilisés.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.


GARANTÍA

No seremos responsables de las consecuencias derivadas del trato, manejo, mantenimiento, uso incorrecto o reparación no autorizada del aparato, ni de las consecuencias derivadas del desgaste normal, en especial de partes susceptibles de abrasión, tales como émbolos, juntas herméticas, válvulas, ni de la rotura de partes de vidrio o del incumplimiento de las instrucciones de manejo. Tampoco seremos responsables de los daños provocados de acciones no descritos en las instrucciones de manejo o por el uso piezas no originales.


Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

- ➔ MENU-Taste kurz drücken / Press **MENU** key briefly
- ⏏ MENU-Taste lang drücken (>3s) / Hold down **MENU** key (>3s)

Menüebene 1
Menu level 1

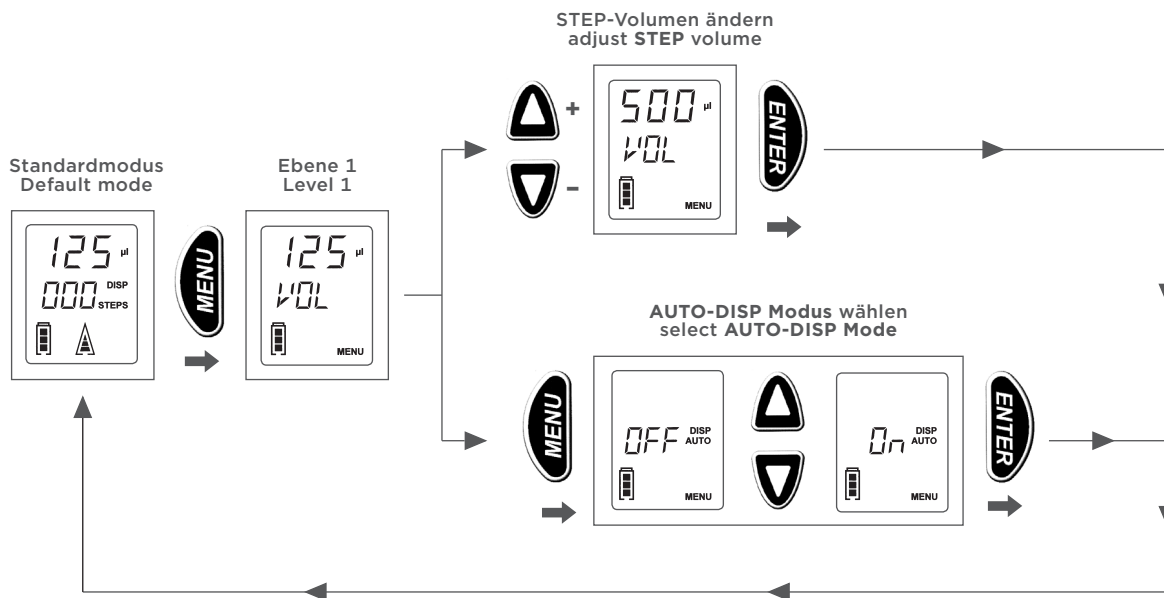


Menüebene 2
Menu level 2

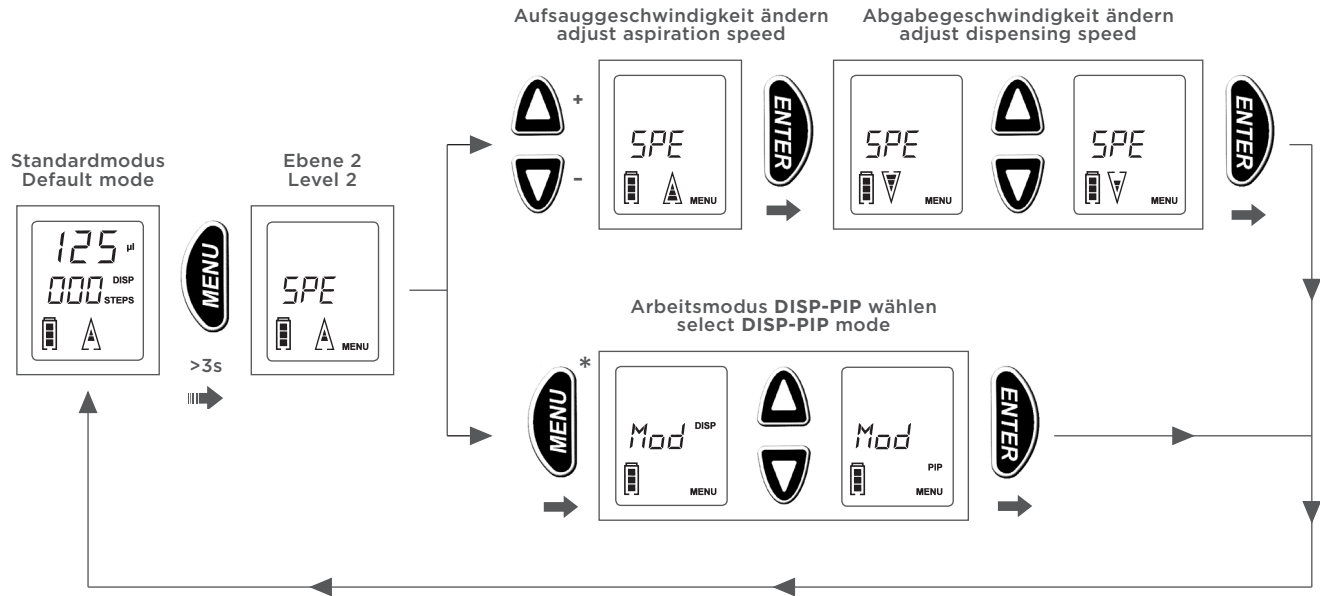


*Kann nur angewählt werden, wenn Repet-Tip vollständig entleert ist!
* To select this mode the REPET-TIP must be completely empty!

- ➔ Appuyer brièvement sur le bouton **MENU** / Accionar el botón **MENU**
- ⏏ Maintenir enfoncé le bouton **MENU** (>3s) / Accionar el botón **MENU** continuellement (>3s)

**Niveau de Menu 1
Nivel de selección (modo) 1**

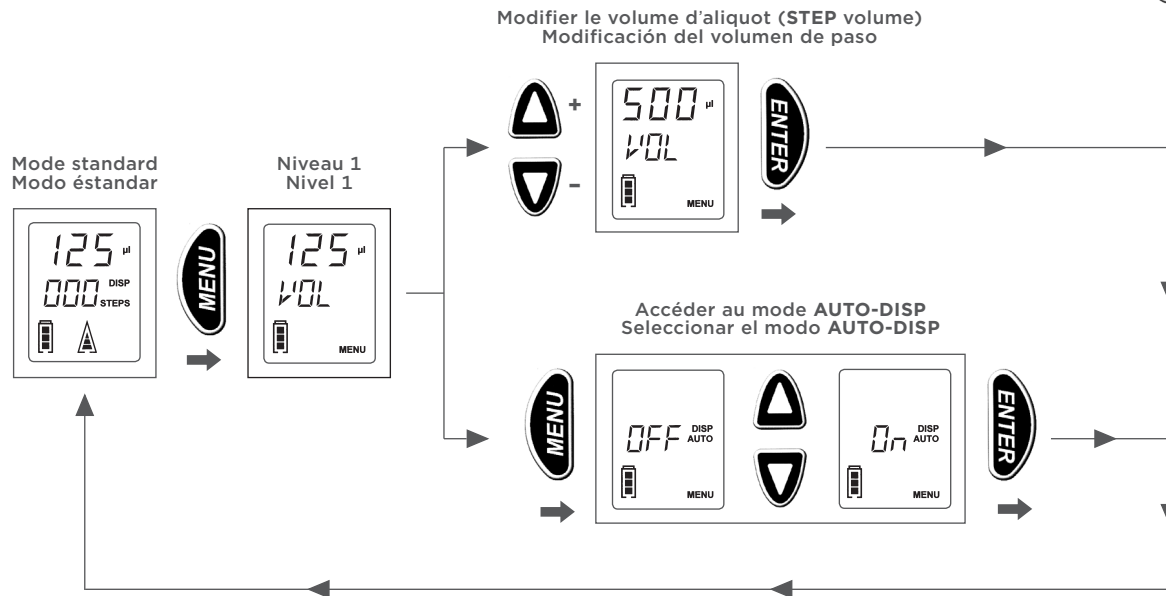

Niveau de Menu 2
Nivel de selección (modo) 2

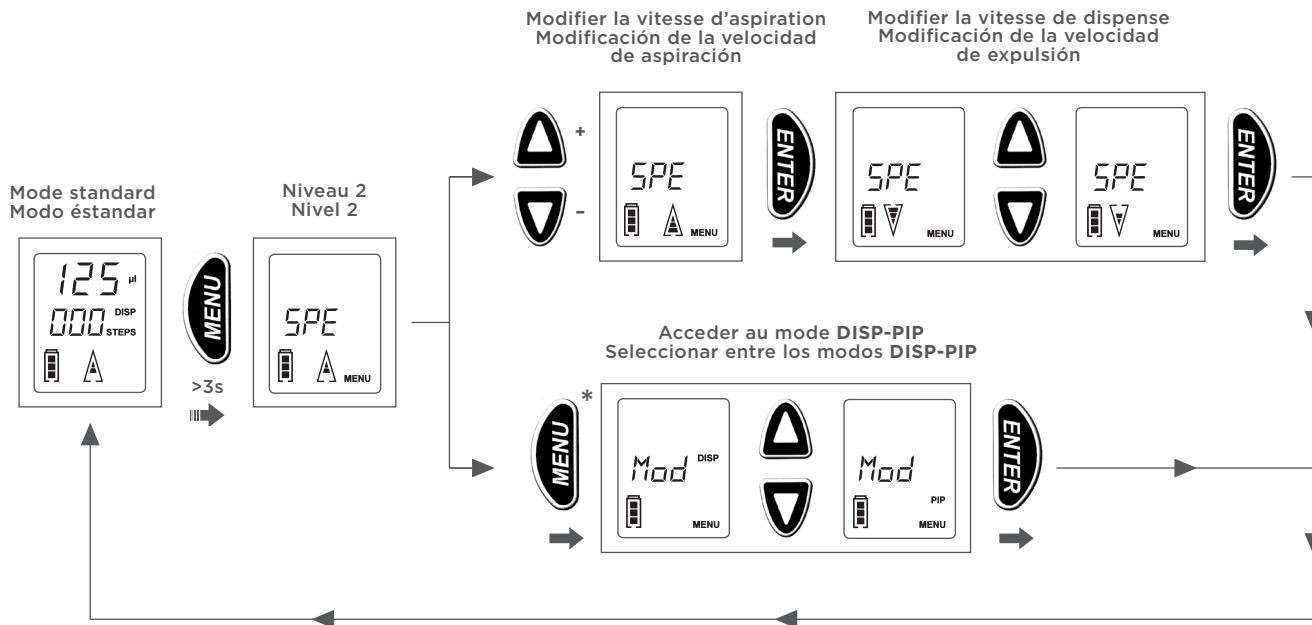

* Ne peut être sélectionné que si la seringue REPET-TIP a été complètement évacuée.

*Solamente se puede seleccionar en el caso de estar la punta REPET-TIP completamente vacía.

www.gilson.com/contactus

REPETMAN is made in Germany under BRAND patents
PL 178640, PL 179567, EP 0691158, FI 109406,
DE 19915066, US 6740295, EP 1110612, US 6540964, EP
1177831 and US 6841129.

The use of dispenser tips with a coding on the plunger
head is subject to the above BRAND patents.

LT801491 | ©2017 Gilson, Inc. All rights reserved.



Printed in Germany